

固体粉末采样探子

产品名称	固体粉末采样探子
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	600.00/个
规格参数	品牌:普洛帝 型号:pull系列
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

产品详情

普勒/PULL系列固体粉末采样探子----最快捷，最方便，最安全的小颗粒取样工具！

普洛帝全球分析仪器事业部推出全新小颗粒系列取样器，普勒/PULL品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合GMP认证规范、中国药典取样规范、美国药典取样规范、美国实验材料学会、中国国家标准和中国固体化工产品标准，产品介绍：

药品采样探子由两根配合紧密的管子组成，外管开一组槽子，内管相应开一组槽子。取样时内外管槽口封闭沿一定角度插入物料，到达指定深度后转动打开槽口，可根据要求对将探子五孔全开或者两空打开进行取样，抽出前槽口应封闭，将所取物料倒入样品容器内，完成一次取样。不仅适合采集全部样品，而且适合采集部位样品。适取样品：适用于片剂、无菌粉末、胶囊剂、酞剂、栓剂、丸剂、软膏剂、眼膏剂、颗粒剂、散剂、橡胶膏剂、中药、原料药等等药品类的取样。也适用于粉末、小颗粒、小晶体、粮食等固体产品采样。参数阐述：产品名称：固体粉末采样探子

适取场合：传送带、灌装、袋装、箱装、桶装等 材质：不锈钢 规格：

32*800、32*1000、19*600、19*400、19*200等，可订制其他规格（单位：mm）品牌：普勒/PULL

请认准普勒/PULL商标 产地：中国*航天基地；用

途：药品厂、原料药厂、药品销售公司、药监所等单位的采样容器 固体粉末采样探子特点：

1、材质316、304不锈钢和超硬铝合金（可镀镍），对样品无污染，广泛应用于药品、食品等行业。

2、采样探子内壁、外壁抛光处理，可防止污染样品且更容易清洁。

3、采样探子所有部件均可拆卸，便于清洁和灭菌，可防止细菌、污染物的存留。

固体粉末采样探子使用方法: 1、使用前应检查采样探子是否清洁。 2、将采样探子槽口封闭并沿一定角度插入物料，到达指定深度转动打开槽口后转动2-3次，待物料进入槽内，封闭槽口，小心的将采样探子抽回，将采样探子中的物料从采样探子后端倒入样品容器内。

3、如果物料不松散，将卸料推杆从采样探子后端插入使物料顺利进入样品容器。

4、将采样探子擦拭干净，完成取样。具体详情请电询陕西普洛帝测控技术有限公司！普洛帝、Puluody、普勒、Pull为PLDMC公司在大陆注册的商标！有关技术阐述、参数、服务均为普洛帝测控独家拥有，普洛帝保留对经销商、用户的知情权！普洛帝荣誉出品：固体粉末采样探子、药粉取样探子、GMP取样专用工具、药品取样器、粉末药品采样器、国体颗粒药品取样工具、药品抽样工具、药品取样管、灭菌药品取样器、食品取样管、食品采样器。