

SHT型数显恒温磁力搅拌电热套

产品名称	SHT型数显恒温磁力搅拌电热套
公司名称	菏泽市牡丹区大华仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大华 型号:SHT型 类型:水质快速分析仪
公司地址	中国 山东 菏泽市牡丹区 康庄西路
联系电话	86-05305612359 13705303240

产品详情

品牌	大华	型号	SHT型
类型	水质快速分析仪		

一. 概述

该产品适用于大中专院校、石油、化工、医药、环保等行业的实验室的液体加热，它采用耐高温无碱玻璃纤维做绝缘材料，将镍钴材料的电阻丝密封在绝缘层内，然后编织成半球形内热加热器，此加热器具有加热面积大、升温快、无明火、加热均匀、轻便、安全节约能源、不易碰伤玻璃器皿等优点，该产品是各种精细化工单位的最理想的加热设备。

二. 各规格电热套的使用说明

1、数显恒温磁力搅拌电热套，采用先进的电子可控硅调压调温线路，能方便快速的调节加热功率，温度显示;从而达到直接控制仪器使用温度的效果，它具有安全可靠，方便耐用的特点。

2、使用方法：接通电源，电源指示灯亮，然后打开调压旋钮开关，调节使用中，加热套功率随着调节方位的变动，产生不同的功率，工作电压表也随着显示不同的示数。顺时针调节会逐步增大功率，增加使用温度，否则反之。在需要搅拌的烧杯内放入搅拌籽,按下搅拌开关,即可搅拌.

三. 主要技术指标和产品规格

电源电压：220v 50hz，最高使用温度：380 （加热元件表面温度）

调控温度范围：环境温度~360

工作时间：连续

产品规格及功率

规格ml	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000
功率w	100	150	250	350	450	600	800	1200	2500

四、注意事项：

由于玻璃纤维表面涂有一层油脂，第一次使用时生白烟是正常现象，烟散后即可正式使用。

本产品在使用时必须接地，存放时放置在干燥处，勿使受潮，如遇潮湿后使用时注意有感应电，不要用手摸，要慢慢升温，使其干燥后即可恢复良好的绝缘性能。

禁止在无人状态工作。