

# 圆型数显搅拌电热套/电子调温电热

产品名称	圆型数显搅拌电热套/电子调温电热
公司名称	菏泽市牡丹区大华仪器有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:大华 型号:shjm 类型:水质在线分析仪
公司地址	中国 山东 菏泽市牡丹区 康庄西路
联系电话	86-05305612359 13705303240

## 产品详情

品牌	大华	型号	shjm
类型	水质在线分析仪		

本产品加热搅拌为分体式，加热套可互换，取下加热套双可作磁力搅拌器用，可取代各种型号集热式磁力搅拌器，是目前最理想的多功能仪器。规格：25ml,50ml,100ml,500,1000

### 详细介绍：

本品是我厂为配合学校、工厂及科研单位的使用而在kdm型，zht型的基础上又研制开发的一种新型产品。本产品造型美观、占用空间小、功率大、容量大，有3000ml、5000ml、10000ml、20000ml等几种规格。不但适合实验室使用，而且能够直接用于工厂生产、加工产品，是一款使用范围广泛、功能强大、成本低廉、不可多得的换代新产品。本产品除具有dht型磁力加热搅拌电热套的相同优点外，还具有温度调节操作简便易行；温度控制显示直观、控温精度高；经久耐用、一机多用等优点。可单独搅拌，可单独加热，还可搅拌加热同时进行。是目前实验室、工厂、科研单位最为欢迎的产品。

#### 一、主要技术性能

- 1、电源电压：~ 220v 50hz
- 2、最高温度：400 -600
- 3、控温精度：± 0.5
- 4、工作时间：8小时

#### 二、操作方法

- 1、加热时，首先连接好传感器接线（红端对红端，否则接反），
- 2、将传感器金属的端部，放在待测液体或者粉末中。
- 3、然后打开加热电源开关，点击set键及方向键<及增减键，设置在60。观察数显表指示。
- 4、再点击set键及方向键<及增减键，设置您所需要的温度。
- 5、达到所需温度后即自动恒温控制。
- 6、搅拌时，将磁力搅拌子放进待搅拌的液体或粉末中，打开电源开关，调整速度控制旋钮，达到搅拌效果即可（搅拌指示灯越亮，转速越高）。

### 三、装箱及附件

- 1、主机一个
- 2、搅拌子一个
- 3、说明书一份