

# 实验室专用超净工作台生物台化学实验净化工作台

产品名称	实验室专用超净工作台生物台化学实验净化工作台
公司名称	杭州科科实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	电源:AC单相220V/50Hz 工作尺寸:700 × 500 × 500mm 加工定制:否
公司地址	浙江省杭州市上城区莫干山路1418-8号508室
联系电话	0571-88170836 15888847105

## 产品详情

备注：此价格含税费,江浙沪包邮，其他省份不包运费。

可以开票(普票/增票)，走公帐！

sw-cj-1d (1g) 净化工作台sw-cj-1d (1g) 净化工作台是医药卫生、生物工程、科学实验等领域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。

一、工作原理空气经顶/后部的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱，经高效空气过滤器在上侧部均匀吹出，形成高洁净度的水平/垂直空气幕，去除工作区域内的原自然空气，开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机双速调节风量大小，轻触型开关调节电压，保证工作区内的风速始终处于理想状态。

二、结构特点箱体壳采用进口中纤板材紧密结合，保证长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，方便耐用。

### 三、技术参数

参数	sw-cj-1d	sw-cj-1g
洁净等级	100级@ 0.5 μm(美联邦209e)	
菌落数	0.5个/皿·时(90mm培养皿)	

平均风速	0.25m ~ 0.45/m/s(快、慢双速)	
噪音	62db(a)	
振动半峰值	0.5 μ m(x.y.z方向)	
照度	300lx	
电源	ac单相220v/50hz	
最大功耗	130w	
重量	<85kg	
高效过滤器规格及数量	695 × 455 × 50 ×	695 × 600 × 50 ×
荧光灯/紫外灯规格及数量	15w × /15w ×	15w × /15w ×
适用人数	单人单面	
外形尺寸	850 × 580 × 1600mm	850 × 580 × 1600mm
工作区尺寸	700 × 500 × 500mm	700 × 400 × 500mm
说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型净化工作台（可根据用户需要配备紫外灯杀菌功能）		

四、安装使用本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内（最好置于十万等级或三十万等级的初级净化间），插上电源，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。

## 五、维护

- 1、根据实际情况，定期将初效过滤器拆下清洗，清洗周期一般为3~6个月。（若长期不清洗，积尘将导致进风量不足而降低洁净效果）。
- 2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后，仍不能达到理想的截面风速时，则应调节风机的工作电压，从而达到理想的均匀风速。
- 3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至最高点时，仍不能达到理想风速时，则说明高效空气过滤器积尘过多（滤料上滤孔已基本被堵，要及时更新），一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
- 4、更换高效空气过滤器时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），按箭头风向装置，并注意过滤器的周边密封，绝对无渗漏现象发生。

## 六、一般故障原因及排除方法

故障现象	原因	排除方法
总电源开关和不上，自动跳闸	1、风机卡死导致电动机堵转，或者线路有短路。	1、调整风机轴位置，或者更换叶轮和轴承，检查线路是否完好。2、对照电路图逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻，修复绝缘故障部位。
风速较低	初效过滤器积尘过多高效过滤器失效	清洗初效过滤器。更换高效过滤器。
风机不转	接触器不工作风机电源熔芯已熔断	检查接触器线路是否正确。更换熔芯。
荧光灯不亮	灯管或继电器损坏灯管电源熔丝已熔断	更换灯管或继电器。更换熔芯。

## 双人单面超净工作台：

- 1、表面静电喷涂,准闭合式整体不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。

2、采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始处于理想状态。

3、轻触型开关调节风量，保证工作区风速在要求的范围内。

型号	sw-cj-2d双人单面（垂直送风）净化工作台
洁净度	100级@ 0.5um(美联邦209e)
菌落数	0.5个/皿.时( 90mm 培养皿)
平均风速	0.25--0.45m/s(快.慢双速)
振动/半峰值	0.5 μ m(x.y.z方向)
噪声	62db(a)
照度	300lx
电源	ac/50hz/220v
功耗	130w
重量	<85kg
高效过滤器规格及数量	1135 × 455 × 50 ×
荧光灯/紫外灯规格及数量	30w × 30w ×
适用人数	双人单面
外形尺寸(mm)	1300 × 580 × 1600
工作区尺寸(mm)	1150 × 500 × 500

杭州科科实验设备有限公司是专业从事实验室规划、设计、制造、安装和相关产品及配件服务的实验室家具制造商。产品涵盖医疗、卫生、检疫、商检、科教、生物制药、食品化工、石油、环保、等多个行业，拥有该行业经验丰富的工程技术人员和领先生产工艺，并建立了完善的质量保证体系，以全新的理念，专业化的设计，规范化的生产，为用户提供高品质的设计和产品，创造出理想的实验环境。

本公司是我省最有先进性的从事实验室设施设计与研究的公司之一。始终坚持“质量第一，信誉第一，满足用户需求”的企业宗旨。目标在于不断提高实验室装备应用水平，并致力于为客户提供各类实验室设施的整体服务。坚持“诚信、卓越、精确、高效”的企业精神，为用户营造优美的实验室环境提供全程满意服务。

主要经营项目：

- 1、中央台、边台、角柜、药品柜、器皿柜、陈列柜、净化工作台、通风柜、气瓶柜、天平台、急救洗眼台、讲台、多功能控制台等实验设备的设计、生产和安装，（从结构上分可分为全钢、钢木、铝木、全木结构，台面有环氧板树脂板、实芯理化板、纤细板、理化板贴面、陶瓷台面等）；
- 2、实验室（生物、化学、物理）水电系统、通风系统、照明系统、网络系统的规划设计与施工；
- 3、通风设备：各种防腐通风机、通风管道、特种防腐容器等；
- 4、净化设备：各种空气净化处理系统，如净化车间、洁净室、洁净厂房设计、无菌室、风淋室、净化工作台、净化空调系统、初中高效过滤器、风口式净化机等；

5、代理国内外各种环保、水质、大气、辐射监测仪器,生物、生命科学仪器,有关工业产品物理、化学特性的检测仪器。

拥有完整、科学的质量管理体系。杭州科科实验设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：陶红风先生

电话：86 0571 88170836

移动电话：15888847105

传真：86 0571 88170535

地址：浙江 杭州市上城区  
莫干山路1418号

公司官网：[www.hzkeke.cn](http://www.hzkeke.cn)

本产品的电源是AC单相220V/50Hz，工作尺寸是700×500×500mm，加工定制是否，洁净度是100级@ 0.5 μm(美联邦209E)，类型是生物工作台，品牌是科科，平均风速是0.25m~0.45/m/s(快、慢双速)，外形尺寸是850x580x1600mm，型号是TS-002，噪音是 62dB(A)，重量是80kg，规格是850x580x1600mm