

# TDL-400台式大容量离心机使用说明

产品名称	TDL-400台式大容量离心机使用说明
公司名称	常熟市圣海电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市尚湖镇王庄工业区
联系电话	6-0512-52438810 15050338780

## 产品详情

- 一、 TDL-400????????产品说明： TDL-400台式大容量离心机（又称大容量台式离心机、低速大容量离心机、台式低速离心机、低速离心机、大容量离心机、电动离心机）属常规实验室用离心机。TDL-400台式大容量离心机具有容量大，温升小，噪音低，操作方便，安全可靠，适用性广等优点。TDL-400台式大容量离心机广泛适用于科研、院校、农业、石油化工、生物化学、卫生防疫、生物制品、制药、环保等企事业单位实验室对血浆、血小板、血清、尿素等作定性分析及其他悬浮物液体、不同密度的粒子进行离心沉淀、分离制备。
- 二、TDL-400台式大容量离心机技术参数：1、型号：TDL-400 2、最高转速：4000r/min 3、离心力：2770Xg 4、容量：50ml×8 5、定时：0-60min 注：TDL-400台式大容量离心机转子容量，客户可以在订购时根据自己需要选择确定。
- 三、TDL-400台式大容量离心机使用安全须知：1、开机时如发现电源指示灯不亮，应立即停机检查。2、严禁在未装转头的情况下空载运行。转盘应避免碰到强酸、碱而产生腐蚀。严禁各种液体或其他杂物进入离心机工作室，否则会损坏主机。3、运行前应检查转头有无腐蚀损伤。4、当转头运行时不要开启离心机盖，不要接触正在运行的转头。5、严禁转头在装载不平衡的状态下运转。
- 四、TDL-400台式大容量离心机使用说明：
- 1、离心机的工作台应平整坚固，工作间应整齐清洁，干燥并通风良好。
  - 2、开启离心盖，装放称量一致的试管。
  - 3、关闭离心盖。
  - 4、打开电源开关，指示灯亮。
  - 5、设定定时时间，或者常开。
  - 6、调节调速旋钮置于所需转速。
  - 7、每次停机前，必须将调速旋钮置于最小位置；定时器置零；再关电源开关，将插头拔出插座。
  - 8、开启离心盖，取出试样，将内腔及转头擦拭干净，关闭离心盖。

台式大容量离心机产品详细详见：[www.xyyq.com.cn/xydz-Products-21513153/](http://www.xyyq.com.cn/xydz-Products-21513153/)

其他产品推荐：[www.xyyq.com.cn/xydz-Products-2480893/](http://www.xyyq.com.cn/xydz-Products-2480893/) 双联封闭电炉