

DW-40低温冷冻试验箱

产品名称	DW-40低温冷冻试验箱
公司名称	东莞市云帆电子科技有限公司
价格	26000.00/件
规格参数	品牌:上海荣计 型号:DW-40
公司地址	东莞市塘厦镇林村宏业北路99A4-501
联系电话	0769-38947982

产品详情

DW-40低温冷冻试验箱的详细资料：

低温冷冻试验箱用途与特点:

适用于各种产品的低温速冻试验,如化工，物理，医药，仪器，仪表，电器，海洋生物等，疫苗血清的低温存放，微生物的研究和培养，药品的试验和储存，建筑材料的低温检测等，本仪器由名牌压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器恒温槽数显仪表数码控温系统等组成。本机制冷速度快噪音小，使用可靠方面。

低温冷冻试验箱技术参数:

仪器容积：150L

控温范围：常温—-40

控温精度（均匀性）：±2

电源：AC220V、50Hz

环境温度：0-23（夏天需加装空调，如果条件不允许，至少加装大号的工业电风扇）

相对湿度：不大于75%

低温冷冻试验箱结构特点:

该仪器选用上翻盖，内置推拉玻璃，加厚保温层,对低温保持效果好，实验方便，恒温槽采用防腐性较强的合金板，外用优质钢板制作，中间充聚胺脂保温材料。

低温冷冻试验箱冷冻须知：

- 1、放置试样时，试样与试样、试样与冷冻箱内胆要留一定的间隙，以保证冷气流动，降温均匀。
- 2、在试验湿度较高物件和易失水份的物件，请用密封胶好的食品袋或保鲜纸包好放入，以防水份跑出，在工作室内结霜，影响制冷。
- 3、严禁在冷冻箱内存放易挥发、燃烧的气体、液体，如强碱、强酸、汽油、酒精等物品。
- 4、一次放入的试样不能多，否则会使压缩机长时间不停机而且箱内温度下降缓慢，反而达不到要求。
- 5、工作完毕后，切断电源，取出已冷冻样品，打开冷冻箱门让其自然升温，化霜层融化，将水放出用软布吸干擦净

更多产品详情可以参考：www.rongjida02.com/rongjida02-Products-21507229/