

浙大N2000色谱数据工作站

产品名称	浙大N2000色谱数据工作站
公司名称	杭州格图科技有限公司
价格	450.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:浙大 型号:N2000
公司地址	杭州市文一路9号日森大厦
联系电话	86-057188852190 13957107926

产品详情

n2000色谱工作站色 谱信号采集卡是色谱仪与计算机连接的桥梁。采集卡本身是包含一个单片机处理系统，单独放在一个屏蔽壳盒内，并有独立的外接电源，原装进口16/24（可选）位高精度的a/d（模数）转换芯片（内含pga程控放大、高斯低通滤波、零点、满刻度、背景、失调等多种自动校正功能），分辨率：全量程+-1um（保障全量程线性）（1）、温度漂移自动校零功能：计算机技术不断发展，芯片集成度不断增加，运行速度加快，使得计算机机箱温度越来越高，有了温度漂移自动校零功能，保证了采集卡不受外界和采集卡本身温度变化的影响，保证色谱分析的重现性。（2）、数据误差自动校准功能：利用先进的动态存储器不断的记录和积累误差数据，在数据采集时自动进行校准，尽可能的减少误差的影响 n2000色谱工作站硬件：可与包括岛津，安捷伦，waters等一般色谱仪器相连，通用性色谱数据工作站。广泛应用于高校科研、化工分析、环境检测、医药检验、食品安全等众多液相色谱分析领域，深受广大用户青睐。技术指标软件：

- 1.自动识别溶剂峰，拖尾峰，锯齿峰，前后肩峰。
 - 2.分析过程中自动调整参数（峰宽，斜率）。
 - 3.基线自动跟踪，自动划分色谱峰类型；峰起落点。
 - 4.强大的手动积分功能，加减峰，峰基线调整，切割方式调整。
 - 5.积分灵敏度1微伏·秒，最小分辨率0.1微伏，最小峰宽0.1秒。
 - 6.数据结果可与microsoft excel、word等软件共享，数据谱图可与photoshop\coreldraw等图像软件共享。
 - 7.数据再分析功能，归档。
 - 8.定量计算方法：归一法，校正归一法，内标法，分组法，外标法，指数法。
- 硬件：
- 1.双通道，外置式。
 - 2.输出-5mv-1.7v。
 - 3.输入阻抗大于10兆欧。
 - 4.动态范围10⁷，线性度±0.1%。
 - 5.采样频率为10，25，50次/秒。
 - 6.rs232通讯方式，按键遥控，也可用键盘快捷键或鼠标菜单

杭州格图科技有限公司

德国simon aldrich固相萃取柱中国总代理商联系电话：0571-88844033q

q：2850822832格图在线：<http://www.getulab.com/sepuyi/gongzuozhan/6219.html>

本产品的加工定制是否，品牌是浙大，型号是N2000