

实验室脂肪乳乳化机真空高速混合乳化

产品名称	实验室脂肪乳乳化机真空高速混合乳化
公司名称	无锡意凯自动化技术有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:YKAI意凯 型号:ZJR-5 转速:3500rpm
公司地址	无锡市锡山经济开发区胶阳路2855号
联系电话	0510-88530899 18906177266

产品详情

实验室脂肪乳乳化机 真空高速混合乳化 多功能一机解决

无锡意凯主营：乳化机，均质机，乳化设备，真空均质乳化机，高剪切乳化机，实验室乳化机,中试乳化机,高速均质机,高剪切乳化均质器，双行星搅拌机，反应釜，储罐，灌装封尾机，乳化研磨机。作为国内精细化工设备的领军企业，我们为制药、日用化工、食品生产和化工等企业提供有竞争力的生产解决方案和服务。欢迎联系咨询!

真空乳化机注意要点

- 1、均质切削头由于转速极高，不得在空锅状态下运转，以免局部发热后影响密封程度。
- 2、地线可靠接地,保证用电安全。
- 3、真空乳化机均质器从上往下看为逆转，电机接线后或长期不用重新起用时都应点动试转,搅拌框转向为从上往下看为逆转,搅拌叶从上往下看为顺转。调试时应先点动搅拌试转，确认无误时再让均质器运转。
- 4、真空乳化机每次搅拌启动前都应点动，检查搅拌刮壁是否异常，如有应即刻排除。
- 5、搅拌抽真空工作前一定要检查锅是否与锅盖平贴，锅口、料口盖等是否盖严，密封可靠。
- 6、真空泵在关机前，应先把真空泵前的球阀关闭。
- 7、真空泵在均质锅密封状况下方可启动运转。如有特殊需要敞通大气启动泵，运转不能超过3分钟。
- 8、在进行任何维护或清洗之前必须切断真空乳化机接入电源。

9、绝不可在设备运行中将手伸入釜内，以防发生意外。

10、真空乳化机运行过程中如有异响应立即停止运行，待查清原因后方可开机。

名称Name		ZJR-5
乳化锅Emulsifying Pot	设计容积Design Volume(L)	6
	工作容积Working Capacity(L)	5
	刮板搅拌功率Scrapper Stirring Power(KW)	0.55
	刮板搅拌转速Scrapper Stirring Speed(rpm)	0—86
	均质机功率Homogenizer Power(KW)	1.1
	电加热功率Electrical Heating Power(KW)	2
	均质转速Homogenizer Speed(rpm)	3500
	水相锅Water Pot	设计容积Design Volume(L)
水相锅Water Pot	工作容积Working Capacity(L)	2.7
	刮板搅拌功率 Power(KW)	0.025
	刮板搅拌转速 Speed(rpm)	1200
	电加热功率Electrical Heating Power(KW)	1
	油相锅Oil Pot	设计容积Design Volume(L)
油相锅Oil Pot		

工作容积Working Capacity(L)	2.7
刮板搅拌功率 Power(KW)	0.025
刮板搅拌转速 Speed(rpm)	1200
电加热功率Electrical Heating Power(KW)	1

24小时销售热线/QQ : 400-060-3808

<http://www.yk-machine.cn/>