

恒温水浴锅HH-2

产品名称	恒温水浴锅HH-2
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510 (办公场所)
联系电话	0755-23223894 18002540301

产品详情

恒温水浴锅HH-2

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 Mobile:18925226635 QQ:515880087

TEL:0755-23223894 FAX:0755-23224997

网 址：<http://www.fast-temperature.com>

地 址：广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

一、恒温水浴锅简介：

恒温水浴锅广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、水产、环保、医药、卫生学科、生化实验室、教育科研的必备工具。

二、恒温水浴锅主要特点：

工作室水箱选用不锈钢材料，有优越的抗腐蚀性能。

温控精确，数字显示，自动控温。

为确保精度，也可根据客户需要增加磁力调速搅拌，提高均匀度。

操作简便，使用安全。

三、恒温水浴锅技术指标：

指标型号 HH-1 HH-2 HH-4 HH-6 HH-8

温度范围 室温 ~ 99.9

温度误差高 精度 ± 1

功率 (KW) 0.3 0.6 0.8 1.2 1.5

容积 (mm) 150 × 150 × 120 300 × 160 × 120 300 × 300 × 120 460 × 300 × 120 600 × 300 × 120

四、恒温水浴锅使用维护：

3-1：向工作室水箱注入不少于2/3的净水，放置容器，然后接通电源。

3-2：面板说明

A.数码显示 显示测量设定温度及参数

B.指示灯 设定 (SL)：仪表设定温度及参数时亮 (绿)

输出 (OL)：加热时亮 (红)，在比例控制 范围内闪烁

C.按键 设定；设定键用于选定要调整参数

上调：上调参数 下调：下调参数

3-3：通电后先闪烁显示dfs，后显示日，以检测数码管笔画是否有缺。

3-4：第一次按设定键，指示灯SL亮，进入温度设定状态，按上调键，向上调0.5，按下调键，下调0.1。

3-5：第二次按设定键，首位显示d，进入设定提前控制温度值，可在0-5 调整。（例如：设定温度为50，如果冲温0.5，为防止冲温将d调为0.5，这样加热到49.5 就断开加热；又如设定温度为90，如果超温1度，就将d调为1，最后加温到89 就断开）。

3-6：第三次按设定键，首位显示C或—，进入温度偏差调整，可在-9.8— (+9.9) 调整。（例如：当显示温度比实际温度小0.5，将C调至+0.5，这样就实际与显示一致；当显示温度比实际温度大0.5，将C调至-0.5，这样就实际与显示一致）。

3-7：第四次按设定键可恢复到测量状态，如有设定值即自动控制，在设定值设定结束，如不按设定键回到测量状态，控温表5秒后自动跳回并工作。

3-8：长按设定键5-8秒，可自动复位设定温度值恢复为00.0，首次设定温度前，如设定温度值不正常，应先复位后使用。

3-9：如果是高精度的控温，3-5与3-6不需要操作；另外再按设置键一次，上排显示-d，说明进入设定最低加热功率系数，开机自动为3，可在1-8调整。（建议在半封闭状态设置成7-8左右；全封闭状态为1-2左右）

3-10：工作完毕，按设置键5-8秒左右，控温系统会自动复位，设定温度恢复为00.0 关闭加热电源。（如果工作完毕，不长按设置键复位，直接关闭电源，那重新开启后控温系统将记录原先的设置）。

3-11：若水浴锅较长时间不使用，应将工作室水箱中的水排除，用软布擦净并晾干

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5W380VAC ± 10%或1 3W220VAC ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生：18002540301 0755-23223894
qq:515880087