

# 注射液匀浆机

产品名称	注射液匀浆机
公司名称	切可（上海）机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:CIK 型号:NK2000/4 NK:2000/4
公司地址	上海市松江区洞泾开发区洞舟路459号8幢第一层东侧
联系电话	021-57682379 13918462866

## 产品详情

注射液匀浆机,促肝细胞生长素注射液匀浆机，医药匀浆机，促肝细胞生长素注射液的制备工艺，CIK匀浆机，CIK研磨，促肝细胞生长素注射液研磨

**【促肝细胞生长素注射液的简介】** 主要活性成分：自健康乳猪新鲜肝脏中提取精制的含有具有生物活性的肽类物质的无菌水溶液，每1ml中含蛋白质应15~25 μg。价格电议，咨询请联系：13611937928 孙经理，公司有样机可供客户实验，欢迎广大客户来我司参观指导！

**【促肝细胞生长素注射液的制备方法】** 其特征就在于该注射液的制备包括下列步骤：  
匀浆 搅拌 加热 过滤 提纯 半成品检定 除菌 分装

匀浆：取出乳猪肝用剪刀去除血管及结缔组织,摘除胆囊,用纯化水清洗干净,先在搅肉机上初步搅碎，再用1:1纯化水通过,研磨或者胶体磨处理，得到乳猪肝的匀浆；调解PH值。

（公司有样机，可提供免费实验）匀浆的效果决定了整个制备工艺的效果，只有将乳猪肝匀浆的更充分，才能更好的释放出乳猪肝内的有益成分，最终制的高品质的促肝细胞生长素注射液。

**【CIK研磨在促肝细胞生长素注射液的制备中的应用】** CIK研磨（匀浆机），该机特别适合于需要研磨分散乳化均质一步到位的物料。我们将三级高剪切均质乳化机进行改装，我们将三级变跟为一级，然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头，使物料可以先经过胶体磨细化物料，然后再经过乳化机将物料分散乳化均质。胶体磨可根据物料要求进行更换（我们提供了2P，2G，4M，6F，8SF等五种乳化头供客户选择），可以使乳猪肝破碎均浆的更充分，有利于乳猪肝内有益成分的释放。【CIK匀浆机的结构】

研磨式是由锥体磨,组合而成的高科技产品。

第一级由具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下，凹槽在每级都可以改变方向。

第二级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。

### 【CIK注射液匀浆机的特点】

线速度很高，剪切间隙非常小，当物料经过的时候，形成的摩擦力就比较剧烈，结果就是通常所说的湿磨

定转子被制成圆锥形，具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。

定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离

在增强的流体湍流下，凹槽在每级都可以改变方向。

高质量的表面抛光和结构材料，可以满足不同行业的多种要求。

型号	标准流量 L/H	输出转速 rpm	标准线速度 度 m/s	马达功率 KW	进口尺寸	出口尺寸
NK2000/4	300-1,000	9,000	23	2.2	DN25	DN15
NK2000/5	3,000	6,000	23	7.5	DN40	DN32
NK2000/10	8,000	4,200	23	15	DN50	DN50
NK2000/20	20,000	3,000	23	37	DN80	DN65
NK2000/30	40,000	1,500	23	55	DN150	DN125
NK2000/40	70,000	1,500	23	90	DN150	DN125

注射液匀浆机信息来源于[www.ciksh.com](http://www.ciksh.com)