

低价转卖二手步入式恒温恒湿室

产品名称	低价转卖二手步入式恒温恒湿室
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510 (办公场所)
联系电话	0755-23223894 18002540301

产品详情

低价转卖二手步入式恒温恒湿室

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 Mobile:18925226635 QQ:515880087

TEL:0755-23223894 FAX:0755-23224997

网 址 : <http://www.fast-temperature.com>

地 址 : 广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

产品型号 : F-W系列进口触摸屏可程式LCD温湿度控制器

恒温恒湿室产品用途

该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在
高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。

恒温恒湿室结构简介

1、外壳采用高级优质不锈钢(SUS304)数控机床加工成型。

- 2、内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板。
- 3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
- 4、温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮，

以达强度对流垂直扩散循环

- 5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
- 6、采用无反作用门把手，操作更容易
- 7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.
- 8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
- 9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号

恒温恒湿室技术参数

- 1;温度范围：-40 ~ 100 (可根据需要修改订制)
- 2;波动均匀度： ± 0.5 / ± 2
- 3;精度范围：温度 ± 0.1 、湿度 $\pm 1\%R.H$ ，指示精度：温度 ± 0.1 、湿度 $\pm 1\%R.H$

恒温恒湿室控制系统

- 1;进口可编程触摸式液晶中文对话式显示，微电脑集成控制器
- 2;温湿度显示控制仪表采用(日本)全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器)，荧幕操作简单，程式编辑容易，无须按键输入，屏幕直接触摸选项。精度：0.1 (显示范围)
- 3;解析度： ± 0.1 ；
- 4;感温传感器：PT100铂金电阻测温体；
- 5;控制方式：热平衡调温调湿方式；所有电器均采用(施耐德)系列产品
- 6;温湿度控制采用P . I . D + S.S.R系统同频道协调控制
- 7;具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
- 8;控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示
- 9;具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分
- 10;资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机
- 11;具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机、打印曲

线数据等功能

12;控制器具有荧屏自动屏保功能，在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)

13;在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示讯号

恒温恒湿室加热系统

- 1、采用镍铬电加热器
- 2、高温完全独立系统，不影响低温试验、高温试验及交变湿热
- 3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益

恒温恒湿室加湿系统

- 1、内置式锅炉蒸汽式加湿器
- 2、具有水位自动补偿、缺水报警系统
- 3、远红外不锈钢高速加温(0.75KW × 3)电热管
- 4、湿度控制均采用P . I . D控制

恒温恒湿室电路控制系统

- 1、温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880”触摸屏控制器。
- 2、精度：0.1（显示范围）
- 3、解析度：±0.1；
- 4、感温传感器：PT100铂金电阻测温体；
- 5、控制方式：热平衡调温调湿方式；所有电器均采用(施耐德)系列产品
- 6、温湿度控制采用P . I . D控制
- 7、具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定
- 8、具有100组程式、每组100段、每段可循环99步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分
- 9、具有RS-232或RS-485远程通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功 能

恒温恒湿室制冷系统

- 1;压缩机：全进口半封闭德国谷轮
- 2;制冷方式：复迭式制冷、R22单级制冷

3;冷凝方式：风式冷却

4;制冷剂：R404A、R23(进口环保型)

5;全系统管路均作通气加压48H捡漏测试.

6;加温、降温系统完全独立

7;内螺旋式冷媒铜管.

8;翅片斜率式蒸发器

9;干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件

步入式恒温恒湿室符合标准

GB10592 - 89 高低温试验箱技术条件

GB10586 - 89 湿热试验箱技术条件

GB2423.1 - 2001试验A 高温试验方法

GB2423.2 - 2001试验B 低温试验方法

GB2423.3 - 93试验Ca 恒定湿热试验方法

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：可程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5W380VAC ± 10%或1 3W220VAC ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动

工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生：18002540301 0755-23223894
qq:515880087