

正弦波振动式粘度计

产品名称	正弦波振动式粘度计
公司名称	广州市艾安得仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本艾安得A&D 型号:SV-1A/SV-10A/SV-100A
公司地址	广州市天河区中山大道
联系电话	020-87597787

产品详情

创新的正弦波振动方法,仅需2ml的样品来测量,节约成本,抗腐蚀的镀钛传感器,可以前后,上下,左右三个方位来调节样品杯以达到最佳位置的调整

特点：

- 非常少量的样品
SV-1A仅需2ml的样品来测量,不需要浪费更多的样品,可以节约成本(SV-10A/SV-100A需要10ml样品或更多)。
- 镀钛的传感器 抗腐蚀,镀钛传感器,可以抵抗化学物质。
- X-Y-Z位轴
可以在三个位轴方向调整样品杯,调到最佳位置。
- 可分离的传感器单元
传感器单元可以从整体中分开,便于户外研究。
- 标准携带箱 配备手提式的携带箱便于拿到户外使用。
- 自动保持功能 对于一个固定的平均时间段的稳定范围内更改显示粘度值,这个稳定值被设定为保持.这个功能在户外测定时非常有用.
- 标准温度感应器 本仪器安装了标准的温度感应器测量样品温度，它位于二个粘度传感器碟子之间，因此能够精确测量温度，使本仪器能正确反映被测液体粘度和温度的关系。
- 实时测量 由于粘度测定单元加热能力很低(感应器碟子和温度感应器)，温度平衡的时间必需很短。因此，样品粘度能被精确测量。
- 长时间连续测量 粘度传感器碟子，由于采用30Hz的低频率和小于1毫米的振幅，作用于样品的负荷非常小。因此，在测量过程样品几乎不会产生温度上升，允许长时间连续测量粘度。
- 可对非牛顿的液体/含泡沫样品测量
粘度传感器碟子很小不会使样品产生形变，因此，非牛顿的液体以一稳定的方式能被测量。并且，含泡沫的样品在被测量时不会破坏泡沫
- 搅拌或流动样品测量
两个感应器碟子在相反的方向中振动，因此，即使当一个样品不稳定，错误被消除，这允许正被搅拌的样品进行测量。粘度计能使用在一个流动的产品线，所以，数据能共处到上述场合和实验室。
- 校准 本粘度计能采用标准粘度液体或一个已知粘度的样品进行校准，校准能确保粘度计维持测量精度，通过校准一个真实的样品，使用校准来修正到与其它粘度计测量结果保持一致。SV-10能够录入其他的类型粘度计测量数据。
- 标准Windows通信软件：WinCT-Viscosity 标准Windows通信软件：WinCT-Viscosity(CD-ROM)是标准配置。 CD-ROM
包含曲线图绘图软件RsVisco，传送数据给个人计算机，能将粘度结果以曲线图实时显示出来。通过RsVisco粘度随时间和温度改变能被容易地观察和被获得，数据能以文件的形式保存。