

# 毛氏离心机实验仪器

产品名称	毛氏离心机实验仪器
公司名称	北京康维科电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京通州区临河里108号2-602
联系电话	010-59459939 18311378651

## 产品详情

此仪器按照国家标准GB/5413-1997及最新的国家相关标准中关于乳品脂肪测定的规定而专门制造。设计上注重产品性能的可靠性和操作的简便性，是您获得可靠数据的保证。 一

将机器放置平稳，接好电源插头，打开电源开关。此时 时间显示为零。二 打开机器上盖，将被测样品到入抽脂瓶然后对称放在离心盘的卡槽内，注意一定要确认放置完好。且配重准确 三 按动启动按钮开始离心。时间显示到计时五分钟停止后按动制动按钮可使离心盘反转快速停下来。四 按动复位按钮使电路复位，为下一次离心做准备。 伍

由于毛氏离心盘加工工艺复杂,受国内生产条件限制  
在旋转过程中轻微有些抖动属正常现象.不影响使用 性能参数

型号-----MSI 功率-----150W  
电源-----220V50Hz  
转速-----600r/min