

双层敞开式摇床/双层摇瓶机/滚瓶机振荡器

产品名称	双层敞开式摇床/双层摇瓶机/滚瓶机振荡器
公司名称	江苏东鹏仪器制造有限公司
价格	9500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:东鹏仪器 型号:PSF-46S
公司地址	常州市金坛区华兴路152号
联系电话	051982880182 13914307711

产品详情

宝贝详情

大容量摇床/双层摇瓶机

大容量摇床(双层摇瓶机)具有容量大、转速平稳、振荡效果明显等特点，适用于特定恒温室内的集中恒温、集群振荡。不仅能为大批量生产作业及生物制药研究应用领域中试及大批量菌种筛选提供了一流水平的振荡效率，而且具有很的经济性和实用，是微生物、菌种培养的最佳设备。

大容量摇床/双层摇瓶机 技术参数：

- 1、振幅：30mm，偏心距：15mm，回旋式。
- 2、容量：250ml × 60;500ml × 35;1000ml × 22;2000ml × 16(摇瓶)，双层。
- 3、转速：起动 ~ 300rpm，交流变频调速，转速数显(速度是逐步上升)。
- 4、电机功率：750w，交流变频电机。

5、电源：ac220v ± 10%，50hz。

双层摇瓶机的使用安全须知

使用本产品切记遵守下列安全预防措施：

1. 读全部使用说明书。
2. 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数并有良好的接地措施。
3. 更换保险丝时，应将插头从插座中拔出。
4. 电丝或电气设备故障后，应有专业人士修理，使用生产厂家未推荐的附件会造成一定的质量问题。
5. 在有儿童的环境中使用，应严密注意。
6. 在使用过程中，严禁将手指伸入运动的间隙中。
7. 机器在运动过程中严禁移动。
8. 机器的工作平台不能过于平滑(譬如瓷砖等)。
9. 机器在高处使用中，应有人看管。
10. 擦洗机器时，应先拔掉电源。

双层摇瓶机的使用说明

1. 在转速范围捏中速使用，可延长仪器的使用寿命。
2. 仪器应放置在平稳的地面上，环境应清洁整齐，温度适中通风良好。
3. 仪器使用前，先将调速旋钮置于最小位置。
4. 为了使仪器工作时平稳性能好，避免产生较大振动，装瓶时应将所有试瓶位布满，各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数，可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。
5. 选择定时，将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。
6. 接通外电源，将电源开关至于“开”的位置，指示灯亮。缓慢调节调速旋钮，升至所需转速。
7. 每次停机前，必须将调速旋钮置于最小位置，关电源开关，切断电源。

双层摇瓶机的维护保养

1. 正确地使用和注意仪器的保养，使其处于良好的工作状态，可延长仪器的使用寿命。
2. 仪器在连续工作期间，没三个月应做一次定期检查：检查是否有水滴、污物等落入电机和控制组件，检查保险丝、控制组件及紧固螺钉。

3. 转动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙—纳基)，仪器在连续工作期间，每六个月应加注一次润滑脂，填充量约占轴承空间的1/3。

仪器经长期使用，自然磨损属正常现象，仪器在使用一年之后，若发现电机有不正常的噪声，传动部分轴承磨损，皮带松动或出现裂纹，电控元件失效等故障，本企业将继续提供优质服务，予以协助处理。以上装瓶量为我厂推荐配置，由于装瓶量及装瓶规格是千变万化的，故而用户有其它的装瓶量/规格需求是非常正常的，我们均可按用户要求进

图片参考

购物须知

本店所有产品描述和图片均为官方描述,如遇产品图片不同,请以实际产品为准,具体细节请与客服咨询确认。本店仪器都是厂里自己生产,质量和包装请大家放心,仪器保修1年,如有问题欢迎旺旺联系客服。

我们会一直前进,不断改进和完善自己,多谢大家的支持!

邮资说明

江浙沪默认中通速递(江浙沪包邮),其他地区默认发汇通及德邦速递,偏远地区发经济型快递,各地具体运费请联系客服,货物重量不等,麻烦具体与客服联系,谢谢亲们!

小型仪器(10公斤以下)我们一般是发快递,我们标注的运费价格是除偏远地区的价格,

偏远地区的客户请联系我们客服咨询运费问题。大型仪器(10公斤以上)我们以物流运输为主,发到您指定的城市,需要客户自提,有物流公司提供上门送货服务,费用需要客户自理,请提前联系客服。谢谢。

大件物品,接受货物后,退换货物比较麻烦。因此所有产品到货后,需物流人员在场,当场验货,发现问题及时联系我们工作人员,协商解决问题。如物流不许先检查再签收,可以签上面单后拿在手中,当着物流的面检查,物流人员可以当面作证。收到仪器后,仪器没有质量问题要求退货的,均由买家承担来回运费!且退回仪器必须含收到时所有配件、赠品,仪器外观无损坏,外箱完好!若有人为损坏,影响二次销售,概不退货!请注意!

本产品的加工定制是是，品牌是东鹏仪器，型号是PSF-46S，产品适用范围是围实验、高等学院、广范使用，电源是50，工作电压是220（V），外形尺寸是250ML*6，重量是70（kg）