

恒温干燥箱 101-2-

产品名称	恒温干燥箱 101-2-
公司名称	潍坊科美贸易有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:101-2
公司地址	山东潍坊市新元路9号
联系电话	86 536 8898958

产品详情

电热鼓风干燥箱101-2型技术参数：

概念和定义：

电热鼓风干燥箱

电热干燥箱根据应用的不同，分为鼓风干燥箱和恒温干燥箱。101电热鼓风干燥箱鼓风干燥箱采用欧洲技术设计，国际最新颖款式，采用低噪声风机，通用送风系统使空气所经过加热体时能最大限度的带走很多热量，很快达到设定温度。本设备广泛用于工矿企业、医疗卫生、医药、生物、农业、电子、化工、环境保护、科研单位等部门对物品进行烘焙、干燥、溶解、消毒等用。

本产品特点：

电热鼓风干燥箱

- 1、外壳采用静电喷涂工艺，漆膜牢固美观。
- 2、箱门设有观察窗，可随时观察工作室物品的加热情况。
- 3、可选用多种控温仪表，控温精度高，稳定性能好

技术参数：

电热鼓风干燥箱分类：

型号	101-0	101-1	101-2	101-3	101-4
工作电压(v)	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz	380v/50hz
额定功率(kw)	1.6	2.6	3.2	6	8
控温范围()	50-300	50-300	50-300	50-300	rt+10-300
温度波动()	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1
工作室尺寸(mm)	350x350x350	450x450x350	550x550x450	750x600x500	1000x800x800
含普通发票报价	1100	1450	1600	2400	3700

电热鼓风干燥箱箱体结构:

设计完美，箱体采用数控机床加工成型，箱门采用上开式，操作容易。

内胆采用sus304不锈钢板，外壳为a3板喷塑处理，更显光洁、美观。

电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修。

箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门密封圈，确保箱内高度。

储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰情气体环境里进行，所以不会氧化。

电热鼓风干燥箱控制执行系统:

温度控制器采用触摸按键、数显led显示、pid智能控制仪表；

pt100铂电阻测温传感器；

电热鼓风干燥箱保护系统:

整机保护系统由超温保护及报警装置构成。

保证了执行元器件及试件的完好。

使用和注意事项：

1. 接上电源后，即可开启2组加热开关，再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮，同时可开启鼓风机开关，使鼓风机工作。
2. 当温度升到所需的温度时，指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中，借助箱内控温器自动控温，不用人工管理。
3. 恒温时可关闭一组加热开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温的灵敏度。
4. 该箱应放在室内水平处。
5. 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱专用，并将外壳接地。
6. 通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象。

7. 待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门同时旋开顶部的排气阀，此时即可接上电源开始工作。
8. 不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，可与本厂联系。
9. 此箱为非防爆干燥箱，故带有易燃挥发物品，切勿放入干燥箱内，以免发生爆炸。
10. 每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤，放置试品时切勿过密与超载，以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。

如果测试笔或电源适配器破损需要更换电，必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。

电池指示器批示电能耗尽时，不要使用仪器。若长时间不使用仪器，请将电池取出后存放。

不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用本仪器。

请使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳，请勿使用磨擦物或溶剂。

仪器潮湿时，请先干燥后存放。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是101-2，类型是恒温干燥箱，材质是冷轧钢/不锈钢，温度范围是0-300（ ）（ ），功率是3200W，工作室尺寸是550*550*450（mm）（mm），重量是50（kg）（kg），适用范围是广泛