

## 糖度折射仪0-90%Brix WZ109-

产品名称	糖度折射仪0-90%Brix WZ109-
公司名称	北京万成北增精密仪器有限公司
价格	240.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:棱镜折射仪 品牌:WZ
公司地址	中国 北京市朝阳区 北京市朝阳区楼梓庄乡马各庄村东
联系电话	86 010 69720208 13811901793

## 产品详情

wz-109参数如下：

型号	测量范围	最小刻度值	外形尺寸 (mm)	重量(g)
wz109	0~ 90% brix (糖)	0.5%	28x40x140	

用途：

1、测量高糖溶液；

全部糖度计系列产品如下：

序号	型号	测量范围	最小刻度值	外形尺寸 (mm)	重量(g)
1	wz100/110atc	0~ 5% brix (糖)	0.1%	28/30x40x205	200/240
2	wz101/111atc	0~ 10% brix (糖)	0.1%	28/30x40x205	200/275
3	wz102/112atc	0~ 20% brix (糖)	0.1%	28/30x40x205	200/240
4	wz103/113atc	0~ 32% brix (糖)	0.2%	28/30x40x170	185/215
5	wz104/114atc	28~ 62% brix (糖)	0.2%	28/30x40x160	180/205
6	wz105/115atc	45~ 82% brix (糖)	0.5%	28/30x40x140	180/195
7	wz106/116atc	58~ 90% brix (糖)  38~ 43obe' (波 美度)	1%  0.5%  1%	29/30x40x160	200/220

		10~ 33% water (含水量)			
8	wz107	0~ 60% brix (糖)	0.5%	28/30x40x150	180/200
9	wz108	0~ 80% brix (糖)	0.5%	29/30x40x155	195/215
10	wz109	58~ 92% brix (糖)	0.5%	28x40x140	170
11	wz109b	1.435~ 4.520nd(折射率)	0.001nd	28x40x140	170
12	wz1010/1110atc	0~ 50% brix (糖)	0.5%	28/30x40x150	180/200

**操作说明：**

- 1、打开糖度计的前端盖，使用附件吸管，吸取待测试的液体，滴一滴待测液体在测量面的玻璃上；
- 2、合上盖子，（注意不要在玻璃盖和测量面之间存留气泡），透过目镜观察被测试的防冻液，可转动调焦圈，调整焦点；
- 3、调整焦点正确后，可以从测量刻度表上读取测出的糖度值；
- 4、测试后，用清水冲净测量面之玻璃表面，并擦拭（勿刮伤镜面）保持干净。

**注意事项：**

- 1、不要随便旋转调零螺丝，此螺丝用于校正零点，仪器出厂前已经使用纯水校正确认；
- 2、避免震动，防止摔到仪器；
- 3、仪器使用后，擦拭干净，一定要及时装进盒内，并在保存在温度变化小的地方储存，以免残留液体腐蚀棱镜，影响精度和使用。

本产品的加工定制是是，类型是棱镜折射仪，品牌是WZ，型号是WZ109，测量范围是0-90（%），格值是0.5（%），重量是170（g），适用范围是高糖液体，尺寸是28/30\*40\*140mm