

# 轩源科技铸铜数显电加热板，实验室发热台

产品名称	轩源科技铸铜数显电加热板，实验室发热台
公司名称	盐城市轩源加热设备科技有限公司
价格	950.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:调温电热板 品牌:轩源科技
公司地址	盐城市盐都区秦南镇工业园东升路6号
联系电话	0515-88111688 15851085800

## 产品详情

### 数显加热台

#### 一、不锈钢电热板简介

- 1、加热器采用特殊成型工艺制作,高温状态永不变形。
- 2、工作面板选材不锈钢,有优越的抗腐蚀性能,工作面温度均匀。
- 3、升温快,操作简便,使用安全。
- 4.加热速度可以按需要调节【如需工作结果在300 -400 请选用铝合金电热板。】

型号	xy-1	xy-2	xy-3	xy-4	
xy-5加热功率	500w	1000w	1500w	2000w	
2500w加热面积	0.03m <sup>2</sup>	0.06m <sup>2</sup>	0.07m <sup>2</sup>	0.12m <sup>2</sup>	
0.24m <sup>2</sup> 外型尺寸	200x150	300x200	350x200	400x300	600*400电源
交流	220v 50hz				

三、数显加热台使用维护：1、使用前请把工作面擦拭干净,其上不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留。2、放置装样试瓶或其它器皿。3、接通电源,合上电源开关,指示灯亮,(控温型设定所需温度值)电热板处于工作状态。调节旋钮(调至所需加热速度),当工作面温度上升时,调节旋钮使电热板缓慢加热,实现长时间工作,有利于延长电热板的使用寿命。4、电热板处于工作状态时,应有专人照管。5、工作完毕,关闭电源开关,切断电源。待工作面冷却后,按要求处理。

四、数显加热台打开电源开关,上排显示红色数字为实测温度,下排绿色数字为设定温度。按(set)键可设定温度,按一下set键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按 键设定值增加,按 键设定

值减小，再一次按set键仪表回到正常工作状态温度设定完毕，显示为实际测量温度。2、使用完毕，调温设定至于最小值，关电源开关切断电源。

公司：盐城市轩源加热设备科技有限公司地址：江苏省盐城市西环路88号联系人：夏晖电话：0515-83301566 0515-83086996手机：15651559808传真：0515-88578886邮箱：1983013659@qq.comqq：1983013659网址：<http://www.ycxy518.com.cn><http://www.ycxy518.com>

本产品的加工定制是是，类型是调温电热板，品牌是轩源科技，型号是齐全，常温电阻是50M（ ），功率是定制（W），表面尺寸是定制（mm），主要用途是加热，产品认证是ISO9001