

数显恒温恒速HJ-6SA水浴电动搅拌器

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 数显恒温恒速HJ-6SA水浴电动搅拌器 |
| 公司名称 | 常州高德仪器制造有限公司 |
| 价格 | 4900.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:高德 型号:HJ-6SA 控温范围:室温—99.9 |
| 公司地址 | 江苏常州金坛市金胜东路89号 |
| 联系电话 | 0519-82118628 15906146011 |

产品详情

数显恒温恒速HJ-6SA水浴电动搅拌器（六联异步）是我公司结合了电动搅拌器和恒温水浴锅的特点科学设计的新产品；水浴锅可随意升降、智能数显控温；搅拌由六个电机单独控制，可六个同时搅拌，也可N个搅拌，搅拌速度也可单独控制。

- HJ-6SA恒温水浴电动搅拌器（六联异步）技术指标：1、电 源：220V 50Hz
2、控温范围：室温—99.9 （智能数显控温）3、温度分辨率：0.1 4、加热功率：1.2Kw
5、调速范围：起动-3000 r/min(数显测速)
6、定时范围：0-120分钟

数显恒温恒速HJ-6SA水浴电动搅拌器广泛用于石油、化工、造纸、制药、污水检测、环保、生化分析、教育科研等企事业单位实验室，作蒸馏、干燥、浓缩及温渍化学药品或生物制品以及恒温加热搅拌和其它温度反应对比试验。

数显恒温恒速HJ-6SA水浴电动搅拌器将搅拌棒分别装在六支轴上，并拧紧，再由低速逐渐向高速调至您所需工作速度。一般使用中、高速度为宜；工作时间不宜过长，间隙使用可以延长电机使用寿命。

- 5、工作时如发现搅拌棒不同心，搅拌不稳现象，请关闭电源支紧夹头，使搅拌棒同心。
- 6、工作完毕，将调速、调温旋钮置于最小位置，关搅拌开关、电源开关，定时器置零，切断电源。
- 7、长时间不使用，应将工作室水箱中的水排除，用软布擦净并凉干。常州高德仪器制造有限公司是专业的实验室设备制造商，是一家集设计、生产、销售、服务于一体的科技型企业。努力做到尽善尽美，全过程、全方位、全心全意的为各界人士服务，感谢您的关注！欢迎进一步联系我们。

HJ-6SA恒温水浴电动搅拌器

www.czgdyq.cn

HJ-6SA异步恒温水浴电动搅拌器

www.czgdyq.com