

# 新进的分级式 小型中药粉碎机 流水式粉碎机

产品名称	新进的分级式 小型中药粉碎机 流水式粉碎机
公司名称	温州顶历医疗器械有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	品牌:鼎历 型号:DLF-50 适用物料:通用
公司地址	浙江温州瑞安市塘下海安汽摩配产业基地东区陕汽云顶内
联系电话	86-057766210226 18958876502

## 产品详情

### 产品特点：

- 1、本机采用分级式粉碎原理，内外两道粉碎腔的结构，粗碎细粉二合一。如直径小于40mm的三七、玛卡、洋参、铁皮石斛、川芎、黄芪等中药材无需切片，可直接粉碎。机器结构独特，性能稳定，粉碎效果好。
- 2、与物料接触部位采用304不锈钢制造，符合药品生产规范。用材高档精益，使用寿命长。
- 3、所有电机电器都采用品牌产品（如：德力西交流接触器、热过载继电器、空气开关），稳定性好，故障率低。
- 4、机器装有风冷装置，可连续投料工作，效率高，产量大，出料细度可通过更换筛网调节。
- 5、大功率电机，动力强劲，适应物料范围广，能对较难、较硬的块状中药材有效粉碎，对三七、田七等较易粉碎的效果尤佳。

粉碎仓门设有微动开关，仓门一开自动停机，确保用户人身安全。

底部装有弹性支脚，安装平稳，使用方便，不受场地水平限制。

## 安全操作规程

### 1、工作前准备

- (1) 检查漏不漏电；
- (2) 检查紧固件松紧情况，特别要检查锤头固定轴松紧情况和转动盘紧固情况，所有紧固件不能有松动；
- (3) 检查筛网、密封圈安装情况；
- (4) 检查出料布袋是否扎紧；
- (5) 电源插座必须选用带地线插座；
- (6) 要粉碎物料含水率不能高于13%；
- (7) 设备要通过地脚调平，以便减少震动、噪音；
- (8) 机器放置于通风好的场所；
- (9) 定期检查设备部件，轴承要定期添加润滑油；
- (10) 物料内不得混杂有金属块及不易粉碎的硬料；
- (11) 清理、维护保养时注意先断开电源。

2、设备插头插入插座，断路器开关合上，按下启动按钮；

3、先空转1分钟左右，观察旋转方向是否正确，噪音大小，电流高低（空载电流应低于5a）；

4、喂料要均匀，粉碎过程有异常声音（如尖锐刺耳声音），应立即停止喂料，待声音恢复正常后继续喂料，喂块料时一块一块听声音喂下最好；

5、本机器配有热继电器，运行过程负荷过大会自动停机，等机器温度降下(1-2分钟)后可重新启动，注：重启前先清理掉粉碎腔内物料，然后按启动按钮开启机器；

6、如需中途停机，应先停止喂料，粉碎腔内物料粉碎完后停机；

7、工作时绝不允许将手伸进机内喂料；

8、喂料结束，不要马上停机，让机器运行2-3分，待粉碎腔内物料粉碎彻底后关机，取出药粉，清理粉碎腔内残留物；

本产品的品牌是鼎历，型号是DLF-50，适用物料是通用，应用领域是药店、医院、制剂室、实验室、化工等，生产能力是30~50（kg/h），主轴转速是6000（r/min），进料粒度是40（mm），电机功率是2.2（KW），出料粒度是0.0001（mm），外形尺寸是700\*230\*550m（m），重量是50（kg），粉碎程度是细磨机，物料含水量是10%，原理是高速万能粉碎机，最大物料硬度是莫氏硬度7.0