

HGP-500隔水式恒温培养箱 厂家直销 质量保证

产品名称	HGP-500隔水式恒温培养箱 厂家直销 质量保证
公司名称	金坛市梅香仪器有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	类型:恒温培养箱 品牌:梅香仪器 型号:GHP-9270
公司地址	江苏省金坛市晨风路57-7号
联系电话	0519-82356718

产品详情

一、隔水式恒温培养箱功能

- 1、隔水式恒温培养箱采用微处理器控制，具有监测、控制温度和保护等功能。箱内照明灯可观察箱内培养物。不锈钢内胆，永不腐蚀。

二、隔水式恒温培养箱结构特点

- 1、本设备外箱是冷轧钢板、表面采用静电喷塑工艺、内胆为不锈钢、保温层由聚氨脂发泡形成，透光窗采用双层玻璃以确保箱内的保温性能(低温培养箱和bod等要求不透光的培养箱无玻璃窗)，箱体内部有冷、热气流风道使箱内气体循环流畅、温度更加均匀。
- 2、设备的控温系统，智能型应用先进的电子电路，实现模拟控制。采用自调整pid系统，加热执行系统采用“过零”无触点开关电路技术，因而实现了脉冲调宽方式加热，使其温度控制波动范围小于0.5。

三、隔水式恒温培养箱使用方法

1使用条件：

- a、环境温度：10-30 ；
- b、无强烈光照、无强烈腐蚀性气体、通风良好、相对湿度85%以下；
- c、使用电源：~ 200v ± 10%，50hz。容量不小于1kw，备有地线的电源插座；

2使用方法：

- a、接通电源：将三芯插头插入电源插座，把面板上电源开关置“开”的位置，此时仪表出现数字显示，

表示设备进入工作状态。

b、将设定-测量开关置于设定，调节调温旋钮或触摸键，观察数字温度表指示即为所需设定温度值。将设定-测量开关置于测量，设备即进入自动控温的工作状态。加热、制冷、保护三个指示灯交替提示设备所处的工作状态。

c、照明灯开关，需要照明时置“开”位置

d、霉菌培养箱杀菌时，打开杀菌灯开关。

e、智能式和特种要求另付使用说明书。

四、隔水式恒温培养箱 注意事项a) 本设备落地后，如地面不平应以垫平。b) 设备的搬动要平行移动，任何一方向倾斜角应小于45度。c) 本设备在正常运行时，箱内载物摆放应不影响空气流通，以保证箱内温度均匀。d) 箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，以保持清洁。e) 设备长期不用，应拔掉电源线，以防止设备带电伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天，以驱除电气部件的潮气，避免损坏有关器件。f) 本设备如发生故障，应由专业人员或生产厂家维修解决。

本产品的类型是恒温培养箱，品牌是梅香仪器，型号是GHP-9270，有效容积是-----（L），温度范围是室温+5~65（ ），温度波动度是 ± 0.5 （ ），温度均匀度是0.1（%），电源电压是220（V），功率是-----（W），尺寸是-----（mm），净重是-----（KG），工作室尺寸是600*600*750（mm），加工定制是是