

生产供应金昌牌THZ-82气浴恒温振荡器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 生产供应金昌牌THZ-82气浴恒温振荡器 |
| 公司名称 | 金坛市白塔金昌实验仪器厂 |
| 价格 | 2400.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:金昌仪器 型号:THZ-82 工作室尺寸:490*390*1700 (mm) |
| 公司地址 | 中国 江苏 金坛市 江苏金坛白塔工业园40号 |
| 联系电话 | 86 0519 82862495 18961205006 |

产品详情

| | | | |
|-------|---------------------|-------|--|
| 品牌 | 金昌仪器 | 型号 | THZ-82 |
| 工作室尺寸 | 490*390*1700 (mm) | 温度范围 | RT-50 () |
| 温度波动度 | ± 0.5 () | 温度均匀度 | ± 0.5 (%) |
| 控温方式 | 数显控温 | 适用范围 | 大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。 |

thz-82数显气浴恒温振荡器产品简介

气浴恒温振荡器（又称空气恒温摇床），是一种温度可控的恒温培养箱和振荡器相结合的生化仪器，主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。其主要特点：a：温控精确数字显示。b：开设有补氧孔、恒温工作腔补氧充足。c：设有机械定时。d：万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。e：无级调速，运转平稳，操作简便安全。f：内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。

thz-82数显气浴恒温振荡器主要技术性能：

- 一、使用电源：220v 50hz
- 二、加热功率：600w

三、 定时范围：0~120分（或常开）

四、 振荡频率：起动—300转/分,可调

五、 振荡幅度：20mm

六、 恒温范围：室温—50

七、 振荡方法：往复

八： 温控精度：+1

九： 装瓶量：100ml × 24只、200ml × 15只

试管：φ 16 × 300mm

十： 外形尺寸：700 × 470 × 500mm

thz-82数显气浴恒温振荡器使用前须知

1、使用前请详细阅读本说明书。2、机器的工作平面不能过度平滑（例如瓷砖等）。3、用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数，并有良好的接地措施。4、整机严禁在阳光直射的环境中使用。5、调速应从低速向高速慢慢起动。6、机器在高速振荡时可能会有一定的移位，因此在使用时应有人看管。thz-82数显气浴恒温振荡器使用说明

1、装入试验瓶，并保持平衡，如是双功能机型，设定振荡方式。（详细设定见最后图示）2、接通电源，根据机器表面刻度设定定时时间，如需长时间工作，将定时器调至“常开”位置。3、打开电源开关，设定恒温温度：（1）将控制小开关置于“设定”段，此时显示屏显示的温度为设定的温度，调节旋钮，设置到您工作所需温度即可。（您设定的工作温度应高于环境温度，此时机器开始加热，黄色指示灯亮，否则机器不工作）（2）将控制部分小开关置于“测量”端，此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度，随着箱内气温的变化，显示的数字也会相应变化。（3）当加热到您所需的温度时，加热会自动停止，绿色指示灯亮；当试验箱内的热量散发，低于您所设定的温度时，新一轮加热又会开始。4、开启振荡装置：（1）打开控制面板上的振荡开关，指示灯亮。（2）调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。5、工作完毕切断电源，置调速旋钮与控温旋钮至最低点。6、清洁机器，保持干净。thz-82数显气浴恒温振荡器注意事项

1、器具应放置在较牢固的工作台面上，环境应清洁整齐，通风良好。2、用户提供的电源插座应有良好的接地措施。3、严禁在正常工作的时候移动机器。4、严禁物体撞击机器。5、严禁儿童接近机器，以防发生意外。6、更换熔断器前应先确保电源已切断。7、使用结束后请清理机器，不能留有水滴、污物残留。