

生产供应TDL-50大容量平衡离心机

产品名称	生产供应TDL-50大容量平衡离心机
公司名称	金坛市白塔金昌实验仪器厂
价格	1850.00/台
规格参数	类型:台式 结构类型:台式 布局形式:台式
公司地址	中国 江苏 金坛市 江苏金坛白塔工业园40号
联系电话	86 0519 82862495 18961205006

产品详情

类型	台式	结构类型	台式
布局形式	台式	适用对象	石油、其他
结构和分离要求	沉降离心机	品牌	金昌
型号	TDL-50	电机功率	0.6 (kw)
重量	10 (kg)	应用领域	化工、制药、石油、医用、制药
转鼓转速	4000 (r/min)	装料限量	8x50ml
产品类型	全新	用途	实验用
自动化程度	全自动		

tdl-50台式大容量离心机的详细介绍:概述:离心机分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。不同密度、大小或形状的颗粒在不同速度的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,离心机是为了进一步研究生物化学、分离大量的物质。例如收集细胞、分离血浆,从这些预纯化的制剂中分离dna和蛋白质分子,并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌、产细胞成份、核蛋白微粒等。主要技术参数:一、使用电源:交流220v 50hz二、整机功率:600w三、转速:4000转/分四、定时范围:0~60min或常开五、容量:8x50ml使用方法:首先将本机所配离心管加入需分离的物质,分别插入离心头孔中。(但每支离心管所加物质其数量必须基本相等)合上盖板、接通电源、打开电源开关,电源指示灯亮,然后将“选时”器选至你需要离心工作时间或选至常开位置(逆时针最终点),此时离心机即进入工作状态,调速为离心速度选择,其工作状态为500~4000转/分左右。可根据实际需要自行选择适当位置。注意事项:1、严禁各种液体或其它杂物进入离心工作室,否则会损坏主机。2、仪器外壳应妥善接地,以免整机受潮影响而发生危险。3、离心头在高速运转时,请不要随意打开上盖。4、禁止高速直接起动,必须由低速至高速慢慢起动!维修及配件:在使用该机时如发现离心头偏心,请懂行工作人员查修,首先打开底盖,查一下电机三根支柱是否偏位,进行调整即可,如有其它情况通知我厂维修。

