

中药粉碎机，旭朗通用

产品名称	中药粉碎机，旭朗通用
公司名称	天津市奇德机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:旭朗 型号:HK-02A 适用物料:通用
公司地址	天津市河北区胜利路北岸华庭社区一层113室
联系电话	86 022 26269115 15620338058

产品详情

品牌	旭朗	型号	HK-02A
适用物料	通用	应用领域	食品药物
生产能力	中药粉碎机。批发价 (kg/ 主轴转速 h)		25000 (r/min)
进料粒度	0.297-0.055 (mm)	电机功率	650 (KW)
出料粒度	1-50 (mm)	外形尺寸	160*150*300 (m)
重量	3.5 (kg)	粉碎程度	细磨机
物料含水量	0.1	原理	制样粉碎机
最大物料硬度	1		

高速粉碎机，也称为“中药粉碎机”、“打粉机”、“小型磨粉机”、“手提式粉碎机”、“摇摆式粉碎机”，采用超高速单相电机（220v）作为动力，分多种大小不同机型，能快速粉碎各种软硬药材。一次（100-1000克）只需1分钟左右就能将各种需要粉碎的物料粉碎成50-200目的粉末，既均匀又无损耗。该机适用于普通家庭、药店、诊所、医院、实验室、研究所、学校、各种加工店，粉碎范围广：对中西药物、化工原料、食品原料、白芨子、土壤、粮食、煤炭、实验原料均可快速粉碎。阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、田七、乳香、珍珠、大米、辣椒、胡椒、莲子、黄豆、小麦、高粱、玉米、冰糖等等均能很好的粉碎。根据机器的主机身能否倾斜分为手提式（不能倾斜）和摇摆式（可以倾斜）。手提式有100克、200克、300克之分；摇摆式有200克、300克、400克、500克、800克、1000克之分。本机可以粉碎五谷杂粮、固元膏（芝麻、核桃、红枣、冰糖、阿胶）、树根、树枝、石头等硬脆物料，粉碎效果极佳！是广大顾客用于做美容食品的好机器！使用本机前，请先关闭电源开关。1、打开上盖（顺时针关，逆时针开）。2、把干燥药物放入粉碎箱内。3、将上盖关紧。4、插上电源，打开定时器开关。5、当滚动的声音比较均匀时，说明药物已粉碎成粉，即可关机。6、打开上盖，倒出粉末。二、注意事项1、为了使用者的人身安全，电源必须接地线。2、粉碎物必须干燥，不宜加工潮湿和油脂的中药。3、粉碎的药物勿超过粉碎槽容量的一半。4、一般中药粉碎只需半分钟，硬药粉碎一分钟即可。5、本机不能连续长时间使用，每次开机时间不得超过5分钟。如果加工数量较多，应间隔使用，防止轴承过热，损坏电机。6、上盖打开时，请勿启动开关。7、长期使用后，碳刷和刀片如磨损严重，需要更换。8、经常检查刀片的螺丝，必须紧固。

最新公告

手机；13668234520电话；028-84631856

传真；028-84630966 qq；614766860

联系人；张锦邮箱；614766860@qq.com

网址；www.mhjsx168.com

我们公司现在的820型不锈钢五谷杂粮磨粉机经过研发人员的反复改进，现在的是第4型，已经达到99%客户的加工要求，第4型磨粉机的主要优点表现为：1、操作非常方便。(1).老款机器需将磨盘的槽对准电机轴上的键条才能装上，第三型的只需将磨盘随意套上去就可以安装上，非常方便。(2).老款的磨盘外表带一个钢珠，第三型的没有钢珠，不存在会脱落和会沾上黄油的可能。2、机腔内与物料接触部分均不上黄油，保持了所磨物料的卫生和清洁。老款机的机腔内一定需要上黄油，导致消费者的不信任和反感，我司第三型的不需上任何润滑剂，保证了清洁和无污染。3、声音相当小（或者说小了很多）。我司采取精密机加工，严格每道工序的检验程序，对于不合格的配件坚决不予采用，机器装配后都经过工程人员的试机和严格把关，保证了该机严格达到设计要求，机器运转时噪音小，不会影响周围环境，使每个客户用得放心，而且加工的产品达到细腻、卫生的基本要求。4、磨得非常细。经过研发人员的反复努力，终于成功研发出声音小、磨粉细的磨片，且可以将芝麻、核桃、杏仁、黄瓜子、冬瓜籽以及枸杞和党参等含油量高或者含糖量高的物料磨得最细，解决了市面上普通磨粉机不能磨以上物料的难题。我司所生产的设备还包括：手提式高速中药粉碎机，摇摆式高速中药粉碎机，中药制丸机，中药切片机，制粒机，单冲压片机，电热恒温干燥箱（烤箱），旋转式压片机，铝箔封口机，多功能薄膜封口机，家用小烤箱（烘软器），胶囊填充设备（板），优质胶囊壳，流水式高性多用粉碎机，多功能粉碎机，万能粉碎机，小型真空包装机，农业机械（铡草机），饲料颗粒机，木工设备（原木开方机，多片公锯机）。对于产品质量：我们要求精益求精！对于服务：我们永远用微笑对待每位客户！对于售后：我们用精诚的态度为每位客户分担！