

# F400W搅拌分散机 化工气动分散机 专业高速分散机

产品名称	F400W搅拌分散机 化工气动分散机 专业高速分散机
公司名称	佛山市顺德区三合化工机械有限公司
价格	1880.00/个
规格参数	分散机类型:乳化分散机 物料类型:固-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	佛山市顺德区大良国际商业城A区3座首层101-110号
联系电话	0757-63382525 13825553606

## 产品详情

价格、产品属性、仅供参考，详情请来电咨询卖家

sdf400型试验多用分散机采用国外新技术设计新型产品，该产品集中了搅拌、砂磨、分散多种设备的功能于一体，是实验室人员最理想的实验设备。

本设备采用电子恒力调速线路，数字直接显示转轴转速，并配有分散叶轮与砂磨叶盘。能适应实验室不同的试验需要，并可根据显示的转轴速度直接计算搅拌、分散、砂磨叶片的线速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系，为大规模投产提供正确的数据。

结构特点：1、本机采用双轴恒力升降系统，升降方便。2、采用串激整流子电动机，通过智能型电机调速控制仪。对电机实行无级调速。应用数字pid技术，控制精度高，数字直接显示转轴转速。3、分散叶轮和砂磨叶盘与转轴用螺纹直接连接。4、由左右夹持器对料筒固定，筒体采用夹套式结构，可通冷却水，用不锈钢材料加工而成。

使用与维护：

- 1.使用时将选用的砂磨叶盘或分散叶轮与转轴固定。
- 2.旋电机锁紧螺栓，调整转轴与容器的高低位置，夹紧电机座及容器，放入物料并盖上容器盖。

- 3.接通电源，打开电源开关，等待控制器初始化结束，四位数码管显示0000，然后调节速度至需要的转速。
- 4.如果初始化结束数码管显示----，表示调速电位器不在0位，这时只要把调速旋钮逆时针旋到底后，4位数码管显示0000，然后可调节速度旋钮至需要的转速。
- 5.转速大于4000r/min时不宜开空车。

公司坐机电话0757-22619952

本产品的分散机类型是乳化分散机，物料类型是固-液，适用物料是油漆涂料，品牌是三合，应用领域是化工，调速范围是0-8000（r/min），型号是F400w，速度类别是无级变速，分散轮直径是50（mm），升降行程是250（mm），电机功率是0.4（Kw），产品类型是全新，变速方式是电磁变速，速度范围是1200rpm以上，罐容量是1.2（L），外形尺寸（长\*宽\*高）是350×400×730（mm），整机重量是19（Kg），规格是350×400×730MM，是否提供加工定制是是