

电动搅拌器实验室搅拌机60W100W200W300W

产品名称	电动搅拌器实验室搅拌机60W100W200W300W
公司名称	苏州赢安杨仪器有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:其他 应用领域:实验室 物料类型:固-液
公司地址	吴江区松陵镇八坼学校路（锦华公寓）77、81号 商铺
联系电话	4006750810 18052513651

产品详情

控制器 蓝色白色随机

jb系列增力电动搅拌器电机采用了先进的永磁式直流电机，配上增力调速电路，具有低转速时力矩增大，转

速平稳，无噪声，速度连续可调，可长时间连续使用的优点。搅拌棒采用优质不锈钢制成（可选配四氟搅拌棒），抗腐蚀能力强，耐用。该仪器广泛适用于各大中院校、环保、卫生防疫、医疗、冶金、化工、食品等实验室。

技术参数：

- 1.电源：220v 50hz
- 2.定时范围：0～120分钟或常开
- 3.搅拌转速：0～3000转/分钟（无级调速）
- 4.电机功率：100w-300w
- 5.工作方式：连续
- 6.噪音：小于40分贝
- 7、包装尺寸：43cm*32cm*17cm

精密增力电动搅拌器是本企业研制生产的大功率电动搅拌器的基础上改进而成，设有机械定时器，搅拌棒选用不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。本厂自主开发的功率驱动线路板，采用美国st公司标称60a以上功率管，最大可耐实际300w功率，带有电子开关，低压直流电机精巧有力，能在较广的速度范围内对高粘度液体进行精密稳定的搅拌器，是石油、化工、冶金、纺织、食品、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。

技术指标：

型号指标	jj-1/1a
电机功率	40w,60w,100w,160w,200w
调速范围	起动-2500转/分钟
定时范围	0-120min
电源	交流220v 50hz

使用维护：

正确放置装液试瓶（或其他器皿）

调整、校准搅拌棒在溶液中的工作深度，并装夹。

接通电源，打开电源开关，指示灯亮。

选择定时，将定时开关旋钮调节至“定时”或“常开”位置。

调节调速旋钮，升至所需转速。

操作完毕，将调速旋钮置于最小位置，定时器置零，关电源开关，切断电源。

将搅拌棒擦拭干净，其上不允许有水滴、污物残留。

四、注意事项：

jb-1a带测速数显。

搅拌棒放入溶液中，在搅拌过程中如搅拌叶不均匀，应停止搅拌，用物品将搅拌叶分匀。

如开机后发现搅拌棒转动不正，应停机后重新将搅拌棒转180度角，重新夹紧即可。

调速应从低速向高速慢慢启动。

三、使用方法：

装配好电动搅拌器，然后接通电源，打开电源开关，调节定时旋钮，选择所需工作时间，然后由慢到快缓慢调节调速旋钮，根据需要选择搅拌速度，速度由显示器显示，清晰直观。使用完毕，将调速旋钮调至最小速度，然后关闭电源。

四：注意事项：

1、使用时，如发现搅拌不同心，搅拌不稳定的现象，请调整支架紧夹头，使搅拌棒同心，如果使用三角烧瓶搅拌，将搅拌棒对准中心，然后再开机搅拌。

2、使用时突然电源不通，请检查一下电源线，插头是否有脱落现象，如无以上状况，请通知本店修理。

更多详情请咨询：

全国热线：4006-750-810

qq：1262368896

tel：18052513651

本产品的搅拌机类型是其他，应用领域是实验室，物料类型是固-液，适用物料是干粉，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是岩土，型号是JB，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是梨型，每次处理量范围是1（L），装置方式是移动式，电机功率是100（Kw），生产能力是1（L），转速范围是2500（r/min），料桶容量是1（L），规格是300W数显,200W,60W数显,200W数显,160W,300W,100W,100W数显,160W数显,60W,万能夹头