

数显便携式密度计 首选仪特诺 日本原装进口品质保证 质量无忧

产品名称	数显便携式密度计 首选仪特诺 日本原装进口品质保证 质量无忧
公司名称	北京仪特诺电子科技有限公司
价格	17800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:日本KEM 型号:DA-130N
公司地址	中国 北京市丰台区 科学城星火路10号
联系电话	86 010 58498566

产品详情

数显便携式密度计da-130n是日本原装进口，kem品牌。北京仪特诺电子科技有限公司原装进口日本京都电子kem生产的da-130n便携式酒精计。da系列密度计是利用u型管振荡原理，通过测量样品的共振频率来测定各种液体样品的密度。广泛应用于原油及石油产品、化工产品、酒类及软饮料、食品、食用油、医药产品、电子产品及半导体等行业。

数显便携式密度计

：酒精度的测量，是酒类试样经直接加热蒸馏去除样品中的不挥发物，馏出物用水恢复至原体积，然后将酒样馏出液注入数字密度计的u型振荡管，由于u型管中试样密度的变化会引起振动频率的改变，仪器可根据20 时样品馏出液的振动频率自动计算得到馏出液的密度，仪器内置酒精水溶液密度与酒精度对照表，即可得出试样中酒精含量的体积百分数。数字式酒精浓度计(da-130n)内置酒精度对照表，且具有温度补偿功能，吸取样品后，直接显示20 或15 时酒精含量的体积百分数%(v/v)或质量百分数%(m/m)。可取代酒精计法或比重瓶法之酒精度的试验方法。该产品被广泛应用到原油及石油制品，化学制品，饮料，含酒精饮料，食品油脂，香料，药品，电子部件等行业。

数显便携式密度计

主要特点：1便携式酒精计具有数字式液晶屏幕和多样化的显示内容。2测量范围广，操作非常简单，检测精度高，测定速度快。3内置纯水密度表校正容易，可执行空气或标准物质校正。4可输入十组温度补偿值，自动执行密度或相对密度补偿。5试样需求量少，只需单手便可控制采样体积和采样速度。6便携式酒精计内置吸液泵，可抽取约2000 mpa.s之液体。7储存1,100组测试结果，方便查阅。

数显便携式密度计

技术参数：1测量方式：u型管振荡方式2测量物质：适用于各种液体试样3测量范围：0.0000~2.0000g/cm³
4精度：±0.001g/cm³5分辨率：0.0001g/cm³6温度范围：0 +40 7显示内容：密度,温度补偿
后密度,比重值,温度补偿后比重值,酒精浓度(wt%/vol%),酒类强度(proof),温度(/),试样编号,安定度判断
,数据保存,输出,清除,日期/时间,电池消耗程度等8自动校正：具各温度的纯水密度值做自动校正,或标准液
做校正9采样方式：手动泵注射器方式(粘度小于2000mpa.s),或使用注射筒注入10数据储存：可记忆1100个
试样结果11外部输出：红外线输出到计算机12电 源：碱性电池(1.5Vx2)13电池寿命：约90个小时。

以上是数显便携式密度计

da-130n的信息，如有疑问或购买意向请致电北京仪特诺电子科技有限公司详谈。

电话：010-58498566 010-82909390网址：www.ytnyq.com，www.bjytn18.com，www.bjmiduji.com联系人：
陈振兴 手机：13811996887咨询qq：190820022
2683846621 地址：北京市海淀区建材城西路50号2号楼二层2161室

本产品的加工定制是否，品牌是日本KEM，型号是DA-130N，类型是便携式密度计，品种是数字式，测
量范围是0.0000~2.0000g/cm³，准确度是±0.001g/cm³，显示方式是数显，分度值是0.0001g/cm³，电源是
碱性电池(1.5Vx2) (V\HZ)，用途是广泛应用于原油及石油产品、化工产品、酒类及软饮料、食品、食
用油、医药产品、电子产品及半导体等行业。