

MH-600A固体密度计,橡胶密度计/塑料密度计比重仪/电子颗粒比重计

产品名称	MH-600A固体密度计,橡胶密度计/塑料密度计比重仪/电子颗粒比重计
公司名称	深圳市优米仪器设备有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:优米 型号:MH-600
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道三联社区龙景三区一巷8号202室
联系电话	0755-28465355 15014094785

产品详情

mh-600a固体密度计,橡胶密度计/塑料密度计比重仪/电子颗粒比重计

运用范围：橡胶、塑胶、电线电缆、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、硬质合金、粉末冶金、磁性材料、密封件、陶瓷、海绵、eva材料、发泡体材料、合金材料、摩擦材料、新材料研、电池材料、研究实验室。

原理：依据：astm d792、astm d297、gb/t1033、gb/t2951、gb/t3850、gb/t533、hg4-1468、jis k6268、iso 2781、iso 1183、iso2781、astmd297-93、din 53479、d618,d891、astm d792-00、jisk6530, astm d792-00、jisk6530...等标准规范。

技术参数：

型号	mh-600a
测量范围	0.01g-600g
密度精度	0.001g/cm ³
密度测量范围	0.001-99.999g/cm ³
测试时间	约5秒
显示值	密度、体积

温度补偿	溶液温度可设定至0~100 /自动补偿
溶液补偿	溶液可设定至19.999

特点：

- 1.直读任何形状密度>1或是<1的固体块状、颗粒、浮体的密度和体积.
- 2.具有温度补偿设定、溶液补偿设定功能,更人性化的操作、更符合现场作业需求
- 3.密度测量台一体注塑成型,安装方便快捷,使用时间更长.
- 4.采用一体成型耐腐蚀大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差,也方便测试比较大的块状物体
- 5.具有密度上、下限功能，可判定待测物的比重合格与否。设有蜂鸣器装置
- 6.内置蓄电池,配置防风罩,更适合现场测试.

标准附件：

密度计 密度测量台 水槽 校正砝码 抗浮架 镊子 温度计 滴管 不锈钢网球 玻璃杯??6电源??7防风罩

测量步骤：

a.测试密度大于一的块状步骤1.放产品于测量台上秤重量稳定按memory键记忆。2.放样品于水中秤重量稳定按memory键记忆,立即读出密度值

b . 测试密度小于一的块状步骤：

- 1.把抗浮架放在水中的吊篮,按 0 键归零。 2.放产品于测量台上秤重量稳定后按memory键记忆
- 3.放产品于抗浮架下面,稳定后按memory键记忆, 立即读出密度值.按f键却换体积.

c.测试颗粒的步骤：

- 1、放1个量杯于测量台上、另外茶球在水中的吊栏上，按 0 扣除2个之重量。
- 2、确认显示屏为 0.00g。而放颗粒于量杯(a)，然后按memory记忆空气中之重量。
- 3、拿出茶球(b)，而小心的将颗粒从量杯(a)至茶球(b)。
- 4、小心的放回茶球 (b)，再将量杯(a)放回测量台上。
- 5、此时，显示屏的值为颗粒在水中之重量，按memory记忆水中之重量并得到视密度值。

本产品的加工定制是否，品牌是优米，型号是MH-600，类型是电子密度计，品种是数字式，测量范围是0.01g-600g，准确度是0.001g/cm³，显示方式是数显，电源是220（V\HZ），用途是橡胶、塑料、塑料颗

粒、聚氨酯、电线电缆、铜材料、硬质合金、新材料研究实验室