

550实验室分散机，小型高速分散机，高速搅拌机

产品名称	550实验室分散机，小型高速分散机，高速搅拌机
公司名称	上海嫩谷机电设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	材质:SUS304 品牌:上海嫩谷 适用物料:胶水、油漆、油墨、
公司地址	上海市闵行区庙泾路66号B231室
联系电话	021-60340525 13681956681

产品详情

产品特点：转速高（最高可达10000rpm），功率强劲，变频调速 产品简介：sdf550型实验多用变频高速分散机采用国外新技术设计的新型产品，该产品主要用于各种油漆、涂料、颜料、食品等

液体的生产前期实验需要，为了大规模生产提供正确的数据。
本设备采用变频调速，数字直接显示转轴转速，并配有分

散叶轮与砂磨盘。

产品详细介绍

一、概述： ns-550型实验多用变频高速分散机采用国外新技术设计的新型产品，该产品主要用于各种油漆、涂料、颜料、食品等液体的生产前期实验需要，为了大规模生产提供正确的数据。

本设备采用变频调速，数字直接显示转轴转速，并配有分散叶轮与砂磨盘。 二、主要技术参数：

1、电动机型号：yzp71-550-2 220v 130hz 2、电机功率：550w 3、调速范围：变频调速

0—10000r/min 3、搅拌分散叶轮直径：50mm、60mm 4、升降行程：220mm

5、外型尺寸：400mm*400mm*700mm（长*宽*高） 6、可分散容量：0.3升~5升 三、结构：

1、本机采用双轴恒力升降系统，升降方便。

2、采用三相异步电动机，通过高性能变频器对电机实行无极调速。

控制精度高，数字直接显示转轴转速。 3、分散叶轮和砂磨盘与转轴用不锈螺栓直接连接。

4、配置简捷、方便的料筒夹持装置。 四、安装：

1、将机器放置在生产需求的位置，调整好底脚上的调整螺栓，使机器平稳、无震动。

2接通变频器电源，变频器上接地线栓必须接地。 五、使用与维护：

1、使用时将选用分散叶轮与转轴固定。

- 2、旋电机锁紧螺栓，调整转轴与容器的高低位置，夹紧电机座及容器。
- 3、接通电源，按运行键（fwd）键，待指示灯亮后，旋转转速旋钮，调节转速至需要的转速。
- 4、转速大于300转/分时不宜开空车 5、加减速时应慢慢旋转旋钮。 6、本机应由规定操作工操作。
- 7、因本机变频器各种数据都已设定，非专业人士请勿按其它键，切记！！

六、整机出厂时包含以下部件

整机	1台
分散盘	2只
砂磨盘	2只
扳手	1把（m8）
使用说明书	1份

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是液-液，固-液，适用物料是胶水、油漆、油墨、，品牌是嫩谷，应用领域是化工，调速范围是0-8000（r/min），型号是ns-550，速度类别是无级变速，分散轮直径是50、60（mm），升降行程是280（mm），电机功率是0.55（kw），产品类型是全新，

变速方式是变频变速，速度范围是1200rpm以上，罐容量是1（l），

外形尺寸（长*宽*高）是400*400*750（mm），

整机重量是35（kg），

规格是ns -550, ns-750, ns-1100