

阿贝折射仪2WAJ 阿贝折射仪

产品名称	阿贝折射仪2WAJ 阿贝折射仪
公司名称	四川中浪科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:阿贝折射仪 型号:阿贝折射仪2WAJ
公司地址	四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1
联系电话	086-02865890848/65805328/65851648 18981985088

产品详情

电话：028-65890848 028-65851648 热线：400-600-9004

13980608016 传真：028-66157437 询价优惠qq：348488148 445199389

网址：www.sc17.cc 邮件：office@cnxuan.com 地址：四川成都万寿桥南路399号清荷苑16-1-1

一、阿贝折射仪是能够测定透明液体或固体的折射率 n_d 和平均色散 $n_f - n_c$ 的仪器（其中以测透明液体为主），如仪器上接恒温器，则可测定温度为0 - 70 内的折射率 n_d 。折射率和平均色散是物质的重要光学常数之一，能借以了解物质的光学性能、纯度、及色散大小等。本仪器能测出蔗糖溶液的质量分数（锤度brix）（0 - 95%，相当于折射率为1.333 - 1.531）。故此仪器使用范围甚广，是石油工业、油脂工业、制药工业、制漆工业、日用化学工业、制糖工业和地质勘察等有关工厂、学校及有关科研单位不可缺少的常用设备之一。

二、阿贝折射仪的主要技术指标

1、2w和2waj的技术参数：

	2w	2waj
折射率 n_d 测量范围	1,300-1,700	1,300-1,700
折射率 n_d 测量准确度	0.0003	0.0002
折射率 n_d 最小分度值	0.001	0.0005
糖量浓度(%)测量范围	0-95	0-95
糖量浓度(%)最小分度值	0.5	0.25

(三)阿贝折射仪使用说明:

1. 仪器应放在干燥，空气流通和温度适宜的地方，以免仪器的光学零件受潮发霉。
2. 仪器使用前及更换样品时，必须先清洗揩净折射棱镜系统的工作表面。
3. 被测试样品不准有固体杂转，测试固体样品时应防止折射棱镜的工作表面拉毛或产生压痕，本仪器严禁测试腐蚀性较强的样品。
4. 仪器应避免强烈振动或撞击，防止光学零件震碎、松动而影响精度。
- 5.

如聚光照明系统中灯泡损坏，可将聚光镜筒沿轴取下，换上新灯泡，并调节灯泡左右位置（松开旁边的紧定螺钉）、使光线聚光在折射棱镜的进光表面上，并不产生明显偏斜。6. 仪器聚光镜是塑料制成的，为了防止带有腐蚀性的样品对它的表面破坏，使用时用透明塑料罩将聚光镜罩住。7. 仪器不用时应用塑料罩将仪器盖上或将仪器放入箱内。8. 使用者不得随意拆装仪器，如仪器发生故障，或达不到精度要求时，应及时送修。

本产品的加工定制是否，类型是阿贝折射仪，型号是阿贝折射仪2WAI，测量范围是1（%）