

# QL-300A 固体高精度电子密度计橡胶密度计数显塑料颗粒密度计

产品名称	QL-300A 固体高精度电子密度计橡胶密度计数显塑料颗粒密度计
公司名称	北京世纪科信科学仪器有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:cossim 型号:QL-300A
公司地址	北京市通州区八里桥南街16号
联系电话	0086-010-80815260 15810221820

## 产品详情

精度/量程不同 价格不同 具体价格可咨询客服

适用于：pvc、pe、pps、abs、pp、tpe等各类胶粒、胶片的密度测定

原理：根据gb/t 533、gbt/1463 2005、iso 2781、astm d 297、din 53479、astm d792、iso 1183、gb/t1033标准。采用阿基米得原理浮力法，准确直读量测数值。

功能：1、数显直读固体样品密度值，胶块胶粒皆可轻松测量。2、具有温度补偿设定、溶液补偿设定功能更符合现场作业需求。3、一键校准，全程去皮重，操作更人性化。4、具有rs-232c接口，可与打印机、电脑连接，实时打印测试数值。5、采用超细吊篮线、大水槽设计，降低浮力所造成的误差。

规格参数：型号：ql-300a，ql-600a称重范围：0.005g-300g，0.01-600g数显直读：密度（比重）、体积测试种类：固体、颗粒体、薄膜、浮体测试时间：约5秒密度范围：> 1、< 1 皆可测试密度解析：0.001 g/cm<sup>3</sup>

技术参数：

型号	ql-300a	ql-600a
测量范围	0.005g-300g	0.01g-600g

密度精度	0.001 g/cm <sup>3</sup>
测试时间	约5秒
显示值	视密度、体积
温度补偿	溶液温度可设定至0~49
溶液补偿	溶液可设定至19.999
测试步骤	1、将样品放于测量台上，按“memory”键记忆。2、将样品放于水中吊篮上，按“memory”键快速显示密度（比重）值。
标准配件	专用测量台*1 专用水槽*1 主机*1 防风防尘罩*1 电源供应器*1 镊子*1 温度计*1 颗粒专用量具*1 抗浮架*1 校正砝码*1 &#9322;说明书*1 &#9323;合格证*1 &#9324;保修卡*1 &#9325;装箱清单*1
选购配件	ql-p联机打印机（联机快速打印测试数值）

本产品的加工定制是是，品牌是cossim，型号是QL-300A，类型是电子密度计，品种是数字式，测量范围是0.005g-300g，准确度是0.001，显示方式是数显，用途是PVC、PE、PPS、ABS、PP、TPE等各类胶粒、胶片的密度测定