

不锈钢脱氢管气相色谱仪上现货促销

产品名称	不锈钢脱氢管气相色谱仪上现货促销
公司名称	大连日普利科技仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:大连日普利 型号:JSH-4
公司地址	大连市沙河口区西南路590号1-9
联系电话	0411-88255218 15840679008

产品详情

不锈钢脱氢管气相色谱仪上现货促销价格 透明脱水管、不锈钢脱水管、不锈钢脱一氧化碳管、不锈钢脱氢管、不锈钢脱卤管、不锈钢脱硫管、不锈钢脱烃管、不锈钢脱二氧化碳管，接头可做各种英制、公制规格。

jy-4 透明脱氢管

一、性能与用途：

1. JSH-4型脱氢管内装金属氧化物体系脱氢剂，吸附氢能力极强，在常温下可直接除去氮、氩、氦、等气体中的杂质氢，使残余氢量小于0.1ppm，同时还可以除去水、二氧化碳等杂质。它是一切无氢操作的一种有效设备。
2. 脱氢管内紧密装填脱氢剂颗粒，安装使用时不得用力碰撞或摔打。
3. 脱氢管入口气体压力不得大于0.5MPa，最高流量0.5L/min.
4. 脱氢管两端堵头螺帽在使用前绝对不能松动，以防空气从两端扩散到脱氢管内，使脱氢管很快失效。
5. 遵照标签上的流路方向，不能倒用。
6. 安装使用前熟悉安装程序，并按要求做好准备工作。

二、安装程序：

1. 选好脱氢管安装位置，量好脱氢管到气源、脱氢管到用气系统的长度，准备配管。
2. 配管：净化系统的连接全部需用 3 的不锈钢管或紫铜管。首先将管内的灰尘和油污洗净、吹干，依次在洗好的不锈钢管或紫铜管两端套上M8*1的螺帽、压环。
3. 将两根配管中的一根与气源连好，并用小气流吹扫配管内和减压器内的空气，待把空气排净后，再进行下步操作。气源的气流不能停，直到整个操作完毕，才能停气流。
4. 将脱氢管的入口端堵头螺帽拧开，将气源管路连接到脱氢管，上紧螺帽，用力适当，以不漏气为准。
5. 打开出口端的螺帽，连接另一根配管，上紧螺帽。