

BYLDZ-6垂直振荡器 分液漏斗振荡器 分液漏斗垂直振荡器

产品名称	BYLDZ-6垂直振荡器 分液漏斗振荡器 分液漏斗垂直振荡器
公司名称	上海秉越电子仪器有限公司
价格	9000.00/个
规格参数	摆振幅度:45mm 尺寸:60*60*60cm 定时范围:0~999.99
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢5035室
联系电话	86 021 58920620 15216755101

产品详情

产品说明：

上海秉越品牌byldz-6分液漏斗振荡器(又叫垂直振荡器)，可适合多种规格的分液漏斗，能大幅度提高工作效率，减轻工作强度。产品使用灵活，操作方便，满足多种场合的应用；如环境分析前处理的提取操作、食品、油脂天然物的提取、农药残留提取、土壤中有害物质的提取、水质污染检测的提取等。

主要特征:

分液漏斗振荡器可选择倾斜振荡和垂直振荡两种振荡方式，可以得到更大的混合力。

振荡频率数字显示，开机后可显示上次关机前的振荡次数。可以切换定时振荡和连续振荡。

振荡频率为无级变速，倾斜时振荡频率可达20~250次/min，垂直时振荡频率可达20~300次/min。

启动缓冲和停机缓冲技能，启动及停止缓慢进行，减少对分液漏斗的冲击。

分液漏斗振荡器振荡时，运行声音在55分贝以下，无噪音，非常安静。

使用直流马达，可长时间保持稳定的振荡频率。

分液漏斗夹具使用方便，安装或取下分液漏斗十分方便。

技术参数:

振荡方式：垂直或倾斜振荡

倾斜角度：0~22可调

振荡速度：10~300次/分钟

振荡幅度：45mm

最大负荷：约7kg×2（含夹具）

分液漏斗夹具适用范围：（1）标准型夹具：50~1000ml（2）大型夹具：50~3000ml

标准配置：振荡器主机：1台，标准夹具：6个夹具规格可定制。使用方法：使用前将仪器放置在牢固的工作台上，并保持放置平稳，使用环境应清洁干燥，并保持通风良好。首先根据分液漏斗容量大小调节好夹具的高度，并将固定螺钉拧紧。使用时应两边对称放置。振荡角度调节方法：将振荡架两端螺钉拧松，然后同时移动即可，调节完毕，必须将螺钉拧紧。其次接通电源，打开电源开关，电源指示灯亮，点击 \wedge 或 \vee 键选择振荡速度，然后点击m和h键选择定时时间(m分钟，h小时),设定完毕点击run键开始运行，如需停止，点击stop键即可。使用完毕关闭电源，设定振荡速度将被保持，以备下次使用。注意事项：1、首次使用前请空载试机，是否正常工作，然后才能夹装分液漏斗试剂瓶。2、每次使用前应检查各个螺丝是否拧紧。3、装夹分液漏斗试剂瓶是最好两侧重量相差不大，避免偏重现象。4、若试剂瓶数量不足时，可对称放置。5、振荡时，瓶内的溶液应不超过试剂瓶的1/3为好。6、中速使用有利于延长使用寿命。7、该仪器使用220v，50hz电源，所以请采用带有安全接地的三孔插座。

本产品的摆振幅度是45mm，尺寸是60*60*60cm，定时范围是0~999.99，加工定制是是，品牌是上海秉越，容积是50~1000ml，温控范围是室温，型号是BYLDZ-6，旋转频率是10~300次/分钟，重量是110Kg