

HJ-3数显恒温磁力搅拌器

产品名称	HJ-3数显恒温磁力搅拌器
公司名称	河南兰帆贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:lanphan 型号:HJ-3
公司地址	河南郑州中原区西元国际B座801室
联系电话	0371-67447888 18638653860

产品详情

HJ-3数显恒温磁力搅拌器简介：本仪器是各大中专院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位的化验室、实验室必备的理想工具，大大提高了实验人员的工作效率。HJ-3数显恒温磁力搅拌器特点：本机采用永磁直流电机，空载可连续运转1万小时以上，本仪器性能好，无噪声、无振动、搅拌效果显著，本厂为用户提供了电子控温和数显控温两种方式（采用微机智能控温），为实验室工作人员，提供了比较理想的工具，本机采用冷轧板碰焊成型，外表面经高温喷塑增强了防腐性能。HJ-3数显恒温磁力搅拌器性能：使用电源：220V50HZ电机转速：起动-2400转/分（无级可调）电机功率：20W加热功率：200W-300W型号：HJ-3控温方式：数显控温（微电脑）加热功率：300W控温范围：室温~100 工作尺寸：125cm搅拌量：1000ml电源：220V50HZ HJ-3数显恒温磁力搅拌器使用方法：在使用本仪器前，首先请检查随机配件是否齐全，把所需搅拌的烧杯放在搅拌器工作台中心，加入溶液把搅拌子和不锈钢温度探棒一起放在烧杯溶液中，然后插上仪器的电源插头；接通电源打开电源开关，指示灯亮即开始工作。需作恒温搅拌时：电子控温时只要打开加热开关并调节旋钮选择所需的温度即可（仪器会自动恒温）；数显控温时需根据温控仪的使用说明操作，选择所需的温度即可（温控仪会自动恒温）；调速有慢到快（不允许快档起动，以免搅拌子跳动），不工作时应切断电源。为确保安全，使用时请接上地线，仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内，以免损坏机件。注意事项：1、搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时，请切断电源检查一下烧杯是否平，位置是否正，同时请测一下，现用的电压是否在 $220V \pm 10V$ 之间，否则将会出现以上情况。2、加热时间一般不宜过长（加热功能只能作为辅助功能），间歇使用才能延长仪器的使用寿命。3、中速运转可连续工作8小时，高速运转可连续工作4小时。4、随整机配有夹具支柱一套，四氟搅拌子一只，电源线一根（插头）。