

实验室用HJ-4多联磁力搅拌器

产品名称	实验室用HJ-4多联磁力搅拌器
公司名称	河南兰帆贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:lanphan 型号:HJ-4
公司地址	河南郑州中原区西元国际B座801室
联系电话	0371-67447888 18638653860

产品详情

HJ-4多联磁力搅拌器广泛用于各大中院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位，根据广大用户要求设计有二连、四连、六连等多连可加热搅拌恒温控制。使广大用户多个样品同时得到相应效果和数据。本仪器性能好，噪声低、搅拌效果显著，是实验室化验人员理想必备的工具。

HJ-4多联磁力搅拌器技术参数：

- 1、电源电压：220V ± 10% 50HZ
- 2、搅拌容量：4x2000ml
- 3、电机功率：单个电机65W X4
- 4、热丝功耗：单个热丝150W X4
- 5、转速：0-1800转/分
- 6、外形尺寸：555*265*65mm

使用方法：当用本仪器时，首先请检查随整机配件是否齐全，然后按顺序先装好夹具，把所需搅拌的烧杯放在镀铬盘正中，加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中，然后先插上仪器接插的电源插头，再接通电源打开电源调速开关，指示灯亮，即开始工作，调速是由低速逐步调至高速，不允许高速档直接启动，以免搅拌子不同步，引起跳动。温度控制把探头对号插入插座，调置温控旋钮到所需温度即可，不工作时应切断电源，为确保安全，使用时请接上地线。仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内，以免损坏机件，防止剧烈震动 注意事项：1、搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时，请切断电源检查一下烧杯底是否平，位置是否正。同时请您测一下，现用的电压是否在220V正负10V之间，否则将会出现以上情况。 2、加热时间一般不宜过长，间歇使用延长寿命。3、用电：电源插座应采用三孔安全插座，必须妥善接地。4、仪器应保持清洁干燥，严格溶液流入机内，以免损坏机器，不工作时应切断电源。