

BOD分析仪OxiTop IS 6德国WTW

产品名称	BOD分析仪OxiTop IS 6德国WTW
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:OxiTop IS 6 测量范围:0...4000 mg/l , 可扩展到0...5000 mg/l
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

一、详细说明

(1) 特点

- 1、操作简单，按键式操作；
- 2、无汞测定，测试准确可靠；
- 3、5天测值自动保存；
- 4、功能可扩展；
- 5、移动方便。

(2) 成套供应 – 6或12瓶同时测量

OxiTop测量系统是基于密闭的系统中压力的测量：样品中的有机物消耗了氧气并产生了CO₂，CO₂被NaOH吸收，产生的压力真空被测量并转换成BOD读数mg/l BOD。通过使用不同的样品体积数，测量量程为4,000 mg/l。测量头OxiTop (绿色和黄色区分进水和出水)具有自动温度补偿功能：当样品温度太低时，仪器会延迟测定，直到温度稳定到一定值。

5个测量值自动存储（1天1个），不必每天去读数，因为仪器会把当天的测定值保存下来。这意味着你可在周末开始测定，不必专人看护，也可在7天后查看测定结果（BOD7）。

2个电池，正常使用寿命可达1年。

二、技术参数

OxiTop®-测定头	
测试原理	压力探头感测法
测试量	BOD _n (符合DIN 38 409 part 52)
测试范围	0...4000 mg/l，可扩展到0...5000 mg/l
准确度	± 1%测试值 ± 3.55 hPa
显示屏	2个字符，7段LED，10mm
工作范围	500.....1100 hPa
保存	BOD，每天
电源	锂电池（280 mAh）2 × CR2430
功耗	25mA(显示时)
安全等级	3 to IEC 1010

防护等级	IP54 to DIN 40 050
EMC防护	发射：EN 50081-1 FCC Class A 防护：EN 50082-1,EN 50082-2
周边温度	贮存：-25.....+65 ° C; 工作：+5.....+50 ° C
尺 寸	69 × 70 mm (高 × 直径)

三、选型

OxiTop® IS6	BOD测量仪用于自我检测，包含6个测量瓶	208210
OxiTop® IS12	BOD测量仪用于自我检测，包含12个测量瓶	208211
OxiTop® Control 6	BOD测量仪用于自我检测，带控制器OC100，包含6个红外接收测量瓶，电源：100-240VAC，50/60HZ，要和PC连接，需要另外订购连接电缆AK540/B（902842）和通讯软件包Achat OC(208990)	208201
OxiTop® Control 12	BOD测量仪用于自我检测，带控制器OC100，包含12个红外接收测量瓶，电源：100-240VAC，50/60HZ，要和PC连接，需要另外订购连接电缆AK540/B（902842）和通讯软件包Achat OC(208990)	208204