

# 实验室微型颚式破碎机,颚式破碎机型号

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 实验室微型颚式破碎机,颚式破碎机型号       |
| 公司名称 | 鹤壁市先烽仪器仪表有限公司            |
| 价格   | .00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:先烽<br>型号:EP-100X60    |
| 公司地址 | 河南鹤壁                     |
| 联系电话 | 0392-3206887 13603922896 |

## 产品详情

### (一) 颚式破碎机起动前的准备工作

- 1、应仔细检查轴承的润滑情况是否良好，轴承内肘板连接处是否有足够的润滑脂。
- 2、应仔细检查所有的紧固件是否完全紧固。
- 3、防护装置是否良好。
- 4、检查破碎腔内有无矿石或其他杂物。

### (二) 颚式破碎机的起动

- 1、经检查、证明机器与传动部分情况正常，始可起动。
- 2、本机只能在无负荷情况下起动。
- 3、起动后，若发现有不正常的情况时，应立即停车，待查明原因排除隐患，方可再次起动。

### (三) 颚式破碎机的维护和使用

- 1、破碎机正常运转后，方可投料。
- 2、待破碎材料应均匀地加入破碎腔内，并应避免侧面加料，防止负荷突变或单边突增。
- 3、在正常工作情况下，轴承的温升不应超过35℃，温度不得超过70℃，否则应立即停车，查明原因加以消除。

4、停车前，应先停止加料，待破碎腔内被破碎物料完全排空后，方可关闭电机。

#### （四）颚式破碎机的润滑

1、经常注意及时做好磨擦面的润滑工作，可保证机器的正常运转和延长使用寿命。

2、本机采用的润滑脂，应根据使用地点、气温等条件来决定，一般可采用钙基、钠基或钙钠基润滑脂。

3、加入轴承座的润滑脂为其容积的50 - 70%，每三个月须更换一次；

4、肘板与肘板垫接触处在机器开动前，须加入润滑脂。

#### （五）颚式破碎机的维修规则和保养

颚式破碎机的维修，无论什么机器维修保养都是很重要的。

##### 1. 颚式破碎机润滑（1）

经常注意并及时做好摩擦面的润滑工作，可确保机器的正常运转和延长其使用寿命。

（2）颚式破碎机所采用润滑脂应根据使用的地点、气温条件下而定，一般情况下采用钙基、钠基和钙那基润滑脂。（3）加入轴承座内的润滑脂为其空间容积的50%左右、每3~6个月更换一次。换油时应用洁净的汽油或煤油清洗滚柱轴承的滚道。（4）颚式破碎机开动前，推力板与推力板支座之间应注入适量的润滑脂。

2. 颚式破碎机维修 为保证颚式破碎机的正常工作，处正确操作外，须进行计划性维修，其中包括日常维护检查，小修、中修和大修。（1）小修 主要内容包括检查并修复调整装置，调整排料口间隙，对磨损的衬板调头或更换。检查传动部分、润滑系统及时跟换润滑油等。小修的周期为1~3个月左右。

##### （2）中修

处进行小修的工作外，还包括更换推力板、衬板、检查并修复轴瓦等。中修的周期一般为1~2年左右。

（3）大修 处进行中修的工作外，还包括和更换车削偏心轴和鄂心轴，浇铸连杆头上部的巴氏合金，更换或修复个磨损件。大修的周期一般为5年左右。