

# 电热恒温水箱 龙一炉业

产品名称	电热恒温水箱 龙一炉业
公司名称	龙口市电炉制造厂
价格	630.00/台
规格参数	品牌:龙一炉业 型号:HH.W21.420 工作室尺寸:420*180*105 ( mm )
公司地址	龙口市兰高镇政府驻地路北
联系电话	0535-8635328 13465580673

## 产品详情

品牌	龙一炉业	型号	HH.W21.420
工作室尺寸	420*180*105 ( mm )	温度范围	100 ( )
温度波动度	0.5 ( )	适用范围	三用仪表恒温水箱为“水浴锅”、“水温箱”、“煮沸消毒箱”三种用途的综合产品，可用于蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品、检查血清和生化实验，恒温培养以及

三用仪表恒温水箱为“水浴锅”、“水温箱”、“煮沸消毒箱”三种用途的综合产品，可用于蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品、检查血清和生化实验，恒温培养以及注射器和小型手术器械进行煮沸消毒之用。我厂生产的三用电热恒温水箱有s.hhw21.420和s.hhw21.600型两种规格，本仪器选材优良，结构理想，抗腐蚀性强，造型美观，经济实用易操作，维修方便等特点，实为各有关单位必不可少的理想化验设备之一。

### 结构特点：

本产品外壳采用优质冷轧钢喷涂，内胆、上盖、面板采用优质不锈钢板制成，加热方式为“u”型浸入式电热管加热，温度控制采用仪表恒温调节，最大特点10 即可控温，在使用范围内可随意调节，面板调节可由标志设定温度。

### 使用方法及注意事项

1.水箱应放在固定平台上，电源电压必须与水箱要求的电压相符，电源插座要采用三孔安全插座，使用前必须安装地线。

2.使用前现将清水灌入箱内，水位必须高于隔板。切勿无水或水位低于隔板加热，以防损坏加热管，为缩短升温时间，亦可注入热水。

3.插上电源，打开开关，本仪器前面有两个指示灯作为控制指示兼电源指示，黄灯表示主回路电路接通加热，绿灯表示维持水箱温度。

4.旋转温度调节器旋钮，顺时针是升温，逆时针是降温，通过温度计观察温度示值，调动使用温度为止，黄灯表示电源接通加热。

#### 维修与保养：

1.如果使用一段时间有漏电现象，由于水位过高，水沸腾时流到控制箱内所致，可小加入水烘干1-2天。

2.温度控制是控制温度的关键部件，出厂前已做了调试，若发生控制失灵，除检查电路外，应与厂子联系，补充电器元件，以便更换严禁自动拆卸。

#### 电热恒温水箱

规格 型号	技术数据				出厂价(元)		
	工作室尺寸 深×宽×高mm	电压 (v)	功率 (kw)	温控 范围( )	指针式	(a型) 数显式	(as型) 智能
hh.w21.420	420×180×105	220	0.5	rt+5 ~ 65	650	750	9
hh.w21.600	600×300×150	220	0.75		950	1050	12
hh.w21.420	420×180×105	220	1.0	rt+ 5 ~ 100	750	850	10
shh.w21.600	600×300×150	220	2.0		1200	1250	14