## MDS-W金相显微镜软件分析专业供应

产品名称	MDS-W金相显微镜软件分析专业供应
公司名称	济南峰志实验仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:济南峰志 型号:MDS-W金相显微镜 重量:5kg
公司地址	山东省济南市槐荫区张装路72号
联系电话	0531-88309353 15725419781

## 产品详情

```
一、显微镜特点: MDS-W实验室金相显微镜主要用于鉴别和分析金属、合金材料的内部结构组织,
为金属物理学研究金相的重要工具。  一体化T型镜体设计,提供超群的高稳定性
低位前置操作,符合人机工程学要求 6V/30W可调卤素灯,提供充足明亮的照明系统
三目镜筒2/8分光,观察、照相可同步进行 低位操作的机械移动平台,快速找准图像
专业的平场金相物镜,提供良好的解析度和清晰的图像 起偏、检偏插片,提供偏光观察方式
五孔转盘式滤色器,操作、切换方便 可调视场光栏和孔径光栏,提供良好的衬度 二、MDS-
W实验室金相显微镜技术参数 放大倍数 40×~1250×目镜
10×/18mm大视野平场目镜,12.5×平场目镜,10×测微目镜(0.1mm)物镜
平场金相物镜:4×,10×,20×,40×(弹簧),100×(弹簧,油)
长工作距平场金相物镜:40 \times ,50 \times ,80 \times 观察筒
铰链式三目镜组,45°倾斜,瞳距调节50~75mm,2/8分光物镜转换器内定位四孔转换器粗微调焦
粗微同轴调焦,粗调行程15mm,微调格值2 μm,粗调带松紧调节装置 载物台 机械移动载物台,面积180
mm×165mm,移动范围50 mm×40 mm 偏光装置 起偏镜插片,检偏镜插片 滤色片组
五孔转盘式(蓝、绿、灰、磨砂玻璃、通孔) 照明系统
6V/30W卤素灯,亮度可调(宽电压输入:85V~265V),带视场光栏和孔径光栏 三、MDS-
W实验室金相显微镜配套表 名 称 成 套 性 备 注 主机 目 镜 WF10 x / 18mm
10×测微目镜(0.1mm)
             5 × 12.5 × WF16 ×
                                   WF10 x / 20mm
平场消色差物 镜 PLAN 4× / 0.10 PLAN 10× / 0.25 PLAN 20× / 0.35 ( 弹簧 )
PLAN 40 x / 0.65 (弹簧) PLAN 100 x / 1.25 (弹簧,油) 长工作距平场金相物镜 PL L
40 \times / 0.60 W.D=3.64mm PL L50 × / 0.70 W.D=3.01mm
                                   PL L 80 × Oil / 0.80
         铰链式三目镜筒(2/8分光),45°倾斜
                                安装在主机上
机械移动式载物台,平台尺寸:180×165mm,行程:50×40mm 安装在主机上
载物环板(一)(内径 10) 载物环板(二)(内径 20) 载物环板(三)(内径 40)
       偏光装置(起偏镜插片,检偏镜插片) 灯箱组 6V/30W卤素灯
试样压片
3A保险丝(5×20) 滤色片组(蓝,绿,灰,磨砂玻璃) 安装在主机上1×摄像接筒(C-
Mount接口) 适用于数码相机 0.6×摄像接筒 (C-Mount接口) 适用于摄像系统 数码相机接口
0.01mm测微尺 DV320/500数码摄像系统(含OPTPro图像分析软件)
```

OPTPro金相显微图像采集分析软件(选购)注:""为必备件,""为选购件产品的具体配置以装箱单为准《金相自动分析系统2012》

软件介绍一、简介金相分析软件是我单位联合山东大学材料学院联合开发,最新跟新到2012版本,现有金相组织模块438个,覆盖了现有的所有金相检验.详见金相模块目录。金相图像分析系统配置的"专业定量金相图像分析计算机操作系统"对采集的试样图谱进行处理和实时比对、检测、评级、分析、统计及输出图文报告。软件融合了当今先进的图像分析技术,为金相显微镜和智能分析技术的完美结合,系统测量、评定结果快速、正确,符合国标(GB)和其它相关行业标准(JB/YB/HB/QC/DL/DJ/ASTM等)。系统全部中文界面,简洁明了和操作方便,经过简单培训或对照使用说明书,就可自如操作。并为学习金相常识和普及操作提供了快捷方法。二、主要功能:

图像编辑软件:图像采集,图像存储等十多种功能;

图像软件:影像增强,图像叠加等十多种功能;

图像测量软件:周长、面积、百分含量等几十种测量功能;

输出方式:数据表格方式输出,直方图输出,图像打印输出。专用金相软件包:

晶粒度测量评级(晶界提取,晶界重建、单相、双相、晶粒度测量、评级);

非金属夹杂物测量、评级(其中包括硫化物、氧化物、硅酸盐等);

珠光体、铁素含量测量、评级;球墨铸铁石墨球化率测量评级;

脱碳层、渗碳层测量,表面涂层厚度测量; 焊缝熔深度测量 铁素体、奥氏体型不锈钢中相-

面积测量; 高硅铝合金初晶硅与共晶硅分析; 钛合金材料分析.....等;

包含进行比对的近438种常用金属材料的金相图谱,适应绝大多数单位金相分析和检验的要求;

鉴于新材料和进口牌号材料的不断增加,对于软件中尚未录入的材料及评定标准,可以度身定制和录入

。 三、系统组成: 整个软件系统由如下部分组成: 软件程序(光盘); 加密狗: USB型;

文字资料:《使用说明书》(光盘上有WORD文档);四、硬件运行环境: WINDOWS XP

SP2(32bit) 电脑推荐配置: CPU:奔腾4型,主频2.8G以上; 内存:1G及以上(

否则安装时会出错); 硬盘:C盘可用空间2G以上,软件(推荐)安装在C盘;

显示卡:可提供3D加速的AGP显示卡、可达到真彩色; 2.CCD摄像头或者数码相机:

分辨率达到450线及以上的CCD摄像头以及数码相机均可。 五、售后服务:

我公司将为用户提供以下售后服务项目: 技术咨询; 软件的修改和升级;

报告文件按客户要求制作;

济南峰志试验仪器有限公司 24小时免费服务电话: 15725419781 QQ:3226439987