

智能定硫仪电解液配制方法,测硫仪

产品名称	智能定硫仪电解液配制方法,测硫仪
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:先烽 型号:KZDL-4
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

产品详情

KZDL-4分体定硫仪

快速智能定硫仪特点

和同类仪器相比，本机显具有以下特点：

- 1、使用轻触薄膜面板输入数据，功能控制触摸键盘便可，操作简单方便。
- 2、设定炉温以及修正硫含量可通过键盘输入，无需打开面板。
- 3、自动判断滴定终点，缩短了实验时间。
- 4、采用PID控制炉流，自动调整炉流大小，和传统控制器相比可以延长硅碳管使用寿命。

（电流由小到大自动控制）

- 5、送样机构采用电子开关，可靠性更高。
- 6、不会因为开、关机顺序产生过电解现象。
- 7、自动打开电解。
- 8、全中文显示，简单易操作。
- 9、测硫分辨率0.001%，优于国标。

10、自动化程度高，体积小，是目前实验室理想的测硫仪器。

快速智能定硫仪主要技术指标

- 1、硫的测量范围：0-30%。
- 2、试样燃烧分析时间：3-5min，其中在700℃处停留45s左右，1050℃处停留2-4min，自动判定滴定终点。
- 3、控温；保证0-1100℃高温段的精度1.0级，外接WRP（即S值）型铂铑10-铂热电偶；加热体为硅碳管，高温区长度90毫米，温度为1150℃±5℃（根据需要可调节温度），选购硅碳管时以10℃值。
- 4、升温速度：25-30℃/分，一般30分钟左右可升到1050℃。
- 5、电解池；容积为400毫升，电解铂电极面积1cm×1.5cm，指示铂电极面积0.5×1cm。
- 6、仪器的稳定性：开机5分钟后仪器进入稳定状态。
- 7、供电电源：220V±20% 50HZ
- 8、仪器尺寸（mm）

控制器：360×320×140

控温炉：580×250×270

产地：河南鹤壁

生产厂家：鹤壁市先锋仪器仪表有限公司