

实验室紧急喷淋洗眼器.紧急冲淋洗眼器

产品名称	实验室紧急喷淋洗眼器.紧急冲淋洗眼器
公司名称	苏州世纪行工业科技有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:世纪行 型号:SJ-LS-1A
公司地址	苏州市吴中区水香街115号
联系电话	0512-63339411 18261811833

产品详情

实验室紧急喷淋洗眼器.紧急冲淋洗眼器【TEL：0512-63339411/18261811833 联系人：甘工】请询苏州世纪行工业科技有限公司专业生产紧急冲淋洗眼器、安全洗眼装置、接墙式洗眼器、复合式洗眼器、立式洗眼器、台式洗眼器、挂壁式洗眼器、化工厂洗眼器、实验室洗眼器、紧急喷淋洗眼器、紧急洗眼器、安全淋浴洗眼器、304不锈钢洗眼器、洗眼器配件等产品.我们的产品被广泛用于石油化工厂、电子厂、医药公司、生物涂装厂、塑料橡胶厂、造纸厂、印染厂、喷涂生产线、塑胶厂、印刷厂、纺织厂，核能行业等!产品通过国家相关部门认证，证书齐全。欢迎来电订购（价格优惠）!

实验室紧急喷淋洗眼器.紧急冲淋洗眼器请询世纪行

品牌：世纪行

产品型号：SJ-FH-A1

产品材质：304 不锈钢材质加ABS涂层

公称压力 0.4MPA

密封压力 0.45MPA

工作压力 0.20~0.40MPA

喷淋流量L/min 120-180 升/分钟

洗眼流量L/min 12

适用条件

常温纯水或符合卫生标准用水

复合式洗眼器是配备喷淋系统和洗眼系统的紧急救护用品，直接安装在地面上使用

。当化学品物质喷溅到工作人员服装或者身体上的时候，可以使用复合式洗眼器的喷淋系统进行冲洗，冲洗时间至少大于15分钟；当有害物质喷溅到工人眼部、面部、脖子或者手臂等部位时，可以使用复合式洗眼器的洗眼系统进行冲洗，冲洗时间至少大于15分钟。

喷淋系统水流量：大于75.7L/MIN。洗眼系统水流量：大于7L/MIN

。复合式洗眼器广泛适用于石油、化工、电力、电子和港口等行业存在着化学物质的工作场所使用。

复合式洗眼器安装原则：

- 1.洗眼器必须安装在危险工作区域附近。
- 2.直线到达洗眼器的距离：10 或15 米处。
- 3.营救点必须进行清洁确认，并且清除所有障碍。
- 4.洗眼器周围没有电器开关之类的电器接口。
- 5.必须连接饮用水。
- 6.水源压力 0.2 MPa
- 7.提供水源接口 1 英寸 NPT
- 8.淋浴喷头和洗眼器必须每周清洗，检测。
- 9.必须对作业人员进行正确使用安全设备的指导
- 10.眼部和脸部的清洗至少持续 10 或15 分钟。
- 11.喷淋头至少持续 5 或10 分钟。

复合式洗眼器具体安装步骤：

1. 根据厂家提供的洗眼器安装图纸，分步骤安装。
2. 根据洗眼器底座的安装孔尺寸，在需要安装洗眼器的地方钻 3-- ϕ 10mm 的孔。
3. 根据洗眼器图纸，分步骤组装洗眼器。（特别提醒：洗眼与喷淋不应该在同一个平面上，喷淋在洗眼左侧转动45—90 角度）。

4. 把组装好的洗眼器安装到规定的位置，用膨胀螺丝固定洗眼器。
5. 连接进水口，进水口尺寸：1-1/4 英寸，NPT。
6. 连接出水口，出水口尺寸：1-1/4 英寸，NPT。

保修承诺：

苏州世纪行严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨。

对本公司生产的产品实行以下承诺：

1.保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质量问题，本公司免费修理。

2.保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益！

实验室紧急喷淋洗眼器.紧急冲淋洗眼器请询世纪行

尊敬的客户，非常感谢您查看我们的产品！您的支持将是我们前进的动力，我们将竭力向您提供质优价优的产品！

《世纪行洗眼器-甘工-》为您带来开心一刻：

女的突然对男的说：“小偷你给我站住。”男的莫名其妙的看着她。
女的羞怯的说：“你偷了我的心！”

实验室紧急喷淋洗眼器.紧急冲淋洗眼器请询世纪行