

# 实验室排气罩,万向旋转排气罩

产品名称	实验室排气罩,万向旋转排气罩
公司名称	苏州世纪行工业科技有限公司
价格	80.00/套
规格参数	品牌:世纪行 型号: SJ-PQ
公司地址	苏州市吴中区水香街115号
联系电话	0512-63339411 18261811833

## 产品详情

实验室排气罩,万向旋转排气罩【T

EL : 0512-63339411/18261811833

联系人：甘工】请询苏州世纪行工业科技有限公司专业生产万向吸风罩.实验室旋转抽气罩.移动式排风罩.车间吸尘

罩.万向排气扇.万向

抽烟罩.万向排气罩.万向抽气罩.原子吸

收罩.不锈钢抽气罩等产品， 销往:天津,河北,江苏,浙江,安徽,福建,四川；内蒙古,辽宁,广东,广西,

黑龙江,上海,江西,山东,山西,河南,湖北,湖南,海南,重庆,贵州,云南

,陕西,甘肃,青海,宁夏,

新疆等全国各地。产品通过国家相关部门认证，证书齐全。欢迎来电订购（价格优惠）！

实验室排气罩,万向旋转排气罩

万向排气罩是实验室里面必不可少的安全设备之一。

在生物

、化学实验室

中，经常与毒性很强、有腐

蚀性、易燃烧和具有危险性的化学药品直接接触

，常常使用易碎的玻璃和瓷质器皿以及在煤气、水、电等高温电热设备的环境下进行着紧张而细致的工作，因此，必须十分重视安全工作。

护操作人员及周围人员的身体健康,保护实验室周围的大气环境！

简介：

一、性能特点：1.材质采用PVC、高密度PP组成，耐酸碱、耐腐蚀；2.活动范围大，能以固定架为中心

- ,以1240mm为半360度的范围内旋转;高度行程可在720mm的范围内自由伸缩,任意定位;
- 3.装饰固定座与固定架底面距离可调,可调范围990mm~1450mm;
  - 4.具有气流调节钮,可控制气体流量;
  - 5.使用方便,易拆卸、重组及清洗。
- 二、安装及使用
- 1.根据工作场所及室内环境选择抽气罩的安装位置,在天花顶上按固定座孔打孔,用M8膨胀螺钉将固定架固定于天花顶;
  - 2.把伸缩管插入固定架排风管孔,用管箍将伸缩管与排风管锁合,将装饰盘定位旋紧;
  - 3.旋紧集气罩;
  - 4.连接排风口,将排风口与抽风系统连接;
  - 5.使用时可随意抽拉集气罩,使其对准抽风地点,并调节流量调节钮。用后旋转调节钮,关闭挡风板,将集气罩折叠复位。
- 三、安装使用注意事项:
- 1.关节内有压力轴承及橡胶圈,若关节松动,可适当旋紧关节旋钮;
  - 2.推拉集气罩不要用力过猛;
  - 3.伸缩管与固定架在竖直平面内不能超过90度,否则反弹;
  - 4.安装高度,天花顶与吸气口竖直距离2440mm到1710mm。

万向抽气罩的用途之所以如此的广泛,是因为万向抽气罩可以360度任意悬停的特性可收集在臂展范围内的所有废气、烟雾。罩口带有风量调节阀,可根据现场情况调节风量大小。其良好的伸缩悬停功能,是众多受烟尘污染的企业必备用品。

实验室排气罩,万向旋转排气罩

尊敬的客户,非常感谢您查看我们的产品!您的支持将是我们前进的动力,我们将竭力向您提供质优价廉的产品!

《世纪行排气罩-甘工-》为您带来开心一刻:

最近老弟谈了个逗比女朋友,挺可爱的,就是个子有点矮,昨天和她一起去逛街。

她特兴奋的说“最近老是手脚抽筋,是不是又要长个了”。

我“你现在是不会长了,有可能是要萎缩了”。