

生物安全柜，桌上型洁净工作台

产品名称	生物安全柜，桌上型洁净工作台
公司名称	上海拓纷制冷设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海拓纷
公司地址	上海宝山区月罗公路2098号9幢
联系电话	021-51873565 18117143450

产品详情

净化工作台原理：

净化工作台的原理：洁净环境是在特定的空间内，洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分，现有的超净工作台可分为垂直式，由内向外式以及侧向式。从操作质量和对环境的影响来考虑，以垂直式较优越。由供气滤板提供的洁净空气以一个特定的速度下降通过操作区，在大约操作区的中间分开，由前端空气吸入孔和后吸气窗吸走，在操作区下部前后部吸入的空气混合在一起，并由鼓风机泵入后正压区，在机器的上部，30%的气体通过排气滤板从顶部排出，大约70%的气体通过供氧滤板重新进入操作区。为补充排气口排出的空气，同体积的空气通过操作口从房间空气中得到补充。这些空气绝对不会进入操作区，只是形成一个空气屏障。

净化工作台应用：

净化工作台用途：广泛适用于医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。也可连接成装配生产线具有低噪声、可移动性等优点。它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。

净化工作台参数：

--	--	--	--	--

产品名称	型号	工作室尺寸D W H (mm)	控温范围 ()	技术参数备注
净化工作台	TF-SF-CJ-1A	870 × 610 × 520	单人单面垂直风	智能控制、可变风量、不锈钢台面、带紫外灭菌灯, "A" 为单面、"B" , 为双面、"1" 为单人"2" 为双人."Q" 为轻便型
	TF-SF-CJ-1B		单人双面垂直风	
	TF-SF-CJ-2A	1360 × 610 × 520	单人单面垂直风	
	TF-SF-CJ-2B		单人双面垂直风	
	TF-SF-CJ-1	900 × 400 × 600	单人单面水平风	
	TF-SF-CJ-2	1780 × 400 × 600	单人双面水平风	
	TF-SF-CJ-1AQ	700 × 500 × 500	单人单面垂直风	
	TF-SF-CJ-1BQ		单人双面垂直风	

	TF-SF-CJ-1Q	700 × 400 × 500	单人单面水平风	
生物净化工作台	TF-SF-SW-1000	1000 × 760 × 620	垂直送风	
桌上型洁净工作台	TF-SF-VD-650	615 × 490 × 500	垂直风	智能控制、不锈钢台面、带无菌灯
	TF-SF-HD-650	615 × 400 × 535	水平风	
生物安全柜	TF-SF-SW-1100B3	110 × 600 × 680	70%气体循环30%气体排出	垂直送风、智能控制、可变风量、不锈钢台面、带紫外灭菌灯、
	TF-SF-SW-1300B3	1300 × 600 × 680		
	TF-SF-SW-1100B2	1100 × 600 × 680	0%气体循环100%气体排出	
	TF-SF-SW-1300B2	1300 × 600 × 680		
生物安全柜	TF-SF-SW-1100YB2	1100 × 600 × 680	全排型	液晶显示，声光报警，全程监控送排风高效过滤器，不锈钢工作室；带灭菌灯，遥控控制需安装配件由用户付费
	TF-SF-SW-1300YB2	1300 × 600 × 680		

文章编辑:[上海拓纷机械设备有限公司](http://www.toffon.cn) www.toffon.cn

[上海拓纷机械设备有限公司](http://www.toffon.cn),专业生产各类[制冷设备](#),包括[层析冷柜](#),[冻干机](#)([生产型冻干机](#),[实验室冻干机](#)),[冷水机](#)([实验型冷水机](#),[工业型冷水机](#)),[超低温冰箱](#),[恒温槽](#)等,我们专业,我们用心,[拓纷](#)是您的不错选择!