全自动bod快速检测仪 BOD快速测定仪

产品名称	全自动bod快速检测仪 BOD快速测定仪
公司名称	青岛博世瑞工业科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市丹山工业园
联系电话	0532-846706325 18562598645

产品详情

BR-LB-50型BOD快速测定仪

一、BR-LB-50型BOD快速测定仪仪器简介:BR-LB-50型BOD快速测定仪是我公司专为各类监测和实验室 人员用于测定各种水样生化需氧量的仪器,生物化学需氧量(Biochemical Oxygen Demand, BOD)作为国际 上最常用最重要的水质有机污染指标和检测参数之一。本产品具有测量迅速、准确等优点,适用于测定 地表水、生活污水、工业废水中的 BOD。 BR-LB-50型BOD快速测定仪是基础型BOD快速测定 仪,适用于学校、实验室、环保等部门的BOD指标的正常检测。摒弃了落后的注射式进样的检测方法, 大大提高了检测时间(仅需5-8分钟)。是真正实现BOD快速检测的标准型仪器。 BR-LB-50型BO D快速测定仪是在50型BOD快速测定仪基础上的升级产品,其检测速度更快,操作方式更简洁,缩短了 微生物膜培养时间,进一步提高了产品的检测精度。

二、BR-LB-50型BOD快速测定仪主要特点: 1、原理先进: 采用微生物电极法。 2、结果准确: 与五日法有较强可比性。 3、操作简单: 微电脑控制, 智能化测量。 4、测量时间短: 5-8分钟完成一个样品测定。 5、维护简单: 只需定期更换微生物膜和输液管。 6、水样无需前处理, 抗干扰能力强。7、安全性高: 所用菌种对人体无害。8、可靠性高: 结构简单,无易损器件,寿命长。9、打印功能:配微型打印机,测量结果打印输出。

三、BR-LB-50型BOD快速测定仪技术指标:1、测量范围: 2—50 10%3、准确

mg/L (稀释可测到4000mg/L) 2、重 复 性:

优于±5%4、分辨率: 0.1 mg/L

5、一次测样时间: 5-8分钟6、进样方式: 恒流连续进样7、缓冲溶液消耗:

5ml/min 8、所需样品体积: 每测一次需50ml 9、环境温度: (5-40) 10、相对湿度: 90%11、功 率: 100W

源: AC220V 50Hz 13、外部尺寸: (560 x 360 x 210) mm 12、电

14、重 量: 16kg (含包装约20kg)

四、BR-LB-50型BOD快速测定仪执行标准: HJ/T 86-2002《水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法》

五、BR-LB-50型BOD快速测定仪测量原理:

仪器采用微生物电极法,将微生物膜紧贴在极谱式溶解氧电极的透氧膜表面,即构成微生物电极。 仪器采用流通测量方式,即样品以流动方式通过微生物电极微生物膜里含有大量好氧微生物,在有氧和 有机物的环境下非常活跃,氧电极的输出电流与溶解氧的浓度成正比,不含有机物的液体通过流通池时 ,透过微生物膜的溶解氧几乎没有减少。当含有有机物的溶液经过流通池时,微生物消耗大量的溶解氧 ,消耗的溶解氧与有机物的浓度成正比,于是导致透过微生物膜的溶解氧相应减少。溶解氧电极测出溶 解氧浓度的变化量,从而计算出BOD 值。

公司名称:青岛博世瑞工业科技有限公司

联系人: 陈子萌

联系方式: 18562598645 0532-84670632

Q Q : 2175631080