

DDS-11A数显电导率仪，电导率仪

产品名称	DDS-11A数显电导率仪，电导率仪
公司名称	郑州宝晶电子科技有限公司
价格	1880.00/台
规格参数	品牌:YGC/宝晶 型号:DDS-11A
公司地址	郑州市金水区林科路4号6号楼6层22号
联系电话	86-037186185912 13523537858

产品详情

郑州宝晶电子科技有限公司[DDS-11A电导率仪](#)

[DDS-11A（数显）型电导率仪](#)

（以下简称仪器）是实验室测量水溶液电导率必备的仪器，它广泛地应用于石油化工、生物医药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。若配用适当常数的电导电极，还可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。

[DDS-11A电导率仪](#)主要特点：

仪器采用3 1/2位LED数码管显示，显示清晰，测量精度高；

具有电导电极常数补偿功能；

具有溶液的手动温度补偿功能；

具有0~10mV讯号输出。

[DDS-11A电导率仪](#)主要技术性能:

- 1、测量范围：仪器的测量范围为（ $0\sim 2 \times 10^5 \mu\text{S}/\text{cm}$ ），仪器分成五档量程，各档量程间采用波段开关手动切换，见下表1
- 2、电子单元基本误差： $\pm 1.0\%$ （FS） ± 1 个字
- 3、仪器的基本误差： $\pm 1.5\%$ （FS） ± 1 个字。

4、温度补偿范围：：（5~35）

表1

量程档	测量范围	分辨率
2 μ S/cm	(0.001~2) μ S/cm	0.001 μ S/cm
20 μ S/cm	(0.01~20) μ S/cm	0.01 μ S/cm
200 μ S/cm	(0.1~200) μ S/cm	0.1 μ S/cm
2mS/cm	(0.001~2) μ S/cm	0.001mS/cm
20mS/cm	(0.01~20) μ S/cm	0.01mS/cm

注：测量高电导率时，一般采用大常数的电导电极，当电导率 10000 μ S/cm时，采用常数10的电导电极，当选用常数为10的电导电极时，测量范围扩展为 $2 \times 10^5 \mu$ S/cm；

郑州宝晶电子科技有限公司

网址：<http://www.zz159.com> <http://www.baojing17.cn>

电话：0371-86185912 13523537858