

# 高压灭菌锅厂家

产品名称	高压灭菌锅厂家
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:博迅 型号:BXN-30R 容积:30L
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

## 产品详情

### 高压灭菌锅厂家 设备参数

自动手提式灭菌器YXQ-LS-18SI型 1. 电源电压: ~ 220V 50HZ; 功率: 2KW;

2. 额定工作压力: 0.14MPa; 工作温度: 126 ; 3. 压力控制范围: 0.05 ~ 0.17MPa;

4. 安全类别: I类; 5. 环境温度: 5 - 40 ; 相对湿度 93%RH 型号: YXQ-SG46-280S 容积: 18L

额定工作温度: 126 额定工作压力: 0.145MPa 功率: 2KW 电源: 220V ± 10%/50Hz ± 2%

外形尺寸(mm): D=390,H=530 型号: YXQ-SG46-280SA 容积: 18L 额定工作温度: 126

额定工作压力: 0.145MPa 功率: 2KW 电源: 220V ± 10%/50Hz ± 2% 外形尺寸(mm): D=390,H=470

型号: BXN-30R (原型号YXQ-LS-30SII) 容积: 30L 额定工作温度: 126 额定工作压力: 0.145MPa

功率: 2KW 电源: 220V ± 10%/50Hz ± 2% 外形尺寸(mm): 404\*404\*810 内腔尺寸(mm): 300\*400

提篮尺寸(mm): 280\*360\*1个 型号: YXQ-LS-50SII 容积: 60L 额定工作温度: 135

额定工作压力: 0.22MPa 功率: 3.2KW 电源: 220V ± 10%/50Hz ± 2% 外形尺寸(mm): 500\*500\*1080

内腔尺寸(mm): 400\*520 提篮尺寸(mm): 330\*250\*2个 型号: YXQ-LS-75SII 容积: 75L

额定工作温度: 135 额定工作压力: 0.22MPa 功率: 3.5KW 电源: 220V ± 10%/50Hz ± 2%

外形尺寸(mm): 500\*500\*1100 内腔尺寸(mm): 400\*600 提篮尺寸(mm): 360\*280\*2个 型号: YXQ-

LS-100SII 容积: 100L 功率: 3.5KW 电源: 220V ± 10% 50Hz ± 2% 最高工作/设计温度: 135 /138

最高工作/设计压力: 0.22MPa/0.25MPa 定时范围(分钟): 0-120 内腔尺寸(mm): 400 × 760

提篮尺寸(mm): 360 × 240 × 3个

外形尺寸(mm)：500×500×1260

## 高压灭菌锅厂家 产品型号

有两种可选方式：手提式、立式。手提式按加热方式又可分为煤电两用YXQ-SG46-280SA手提灭菌器与电加热YXQ-SG46-280S、YXQ-LS-18SI手提灭菌器。

按打开方式分别为；蝶形螺母开启方式和移位快开门方式。

手提式的规格为18L的灭菌容积。立式按功能分为BXM-30R型号、SII系列（手轮式）、A（内循环排气方式）系列、G（内循环干燥功能）系列。

具体型号为BXM-30R、YXQ-LS-50SII（60L）、YXQ-LS-75SII、YXQ-LS-100SII、YXQ-LS-50A、YXQ-LS-70、AYXQ-LS-100A、YXQ-LS-50G、YXQ-LS-75G、YXQ-LS-100G.其中G系列为自动加水方法，30升的BXM-30R为蝶形螺母打开方式，其他型号为手轮式开门方式，简单方便。

立式的都是数显屏幕直观显示灭菌温度。

## 高压灭菌锅厂家 注意与维修

1. 堆放灭菌物品时，严禁堵塞（7）放汽阀的出气孔，必须留出空位保证设备畅通放气，否则安全阀因出气孔堵塞不能工作，造成事故。2. 每次使用前必须检查灭菌桶内水量是否保持在搁脚处。3. 灭菌液体时，应将液体罐装在硬质的耐热玻璃瓶中，以不超过3/4体积为好，瓶口选用棉花纱塞，切勿使用未打孔的橡胶或软木塞。

特别注意：在灭菌液体结束时不准立即释放蒸汽，必须待压力表指针回复到零位后方可排放余气。4. 对不同类别，不同灭菌要求的物品，如敷料和液体等，切勿放在一起灭菌，以免顾此失彼，造成损失。5. 灭菌结束时，压力表指针必须恢复零位，将放汽阀搭子置于放汽方位。使外界空气进入灭菌器内，真空消除后，容器盖即可开启。6. 压力表使用日久后，压力指示不正或不能恢复零位，应及时予以检修，平时应定期与标准压力表相对照，若不正常，应更换新表。

7. 平时应将设备保持清洁和干燥，方可延长使用年限，橡胶密封垫圈使用日久会老化，应定期更换。8. 在使用中，当压力表指示0.165MPa时，安全阀不启动，应立即切断电源，开启放汽阀，当压力表指示0MPa时稍等1-2分钟，打开容器盖并及时更换安全阀。

## 高压灭菌锅厂家 设备简介 自动、带干燥型

手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第49条要求）

材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀