

# 药品配制稀释专用LDP落地式纯水机

产品名称	药品配制稀释专用LDP落地式纯水机
公司名称	上海路岛分析仪器有限公司
价格	6400.00/台
规格参数	品牌:上海路岛 型号:LDP-10 电导率:0.4us/cm ( 25 )
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄5号2679室
联系电话	021-51619860 13816523839

## 产品详情

LDP落地式 <a href="#">纯水机</a> 产品性能特点
1、具有电源指示，泵浦工作指示,低压指示及系统冲洗指示功能。 2、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵，运行质量更可靠，适用水质更广泛； 3、具有系统冲洗功能：每次开机制水前，先自动冲洗25秒后，系统开始制水； 4、具有系统保护功能：当水压过低或无水时，设备自动停机，水源来水时设备自动开机； 5、产量高、能耗低、用电省、出水量10L/h或20L/h，功率消耗仅为25W，功耗是同类 产品的1/300； 6、采用先进水处理工艺，高纯水出水比率约40%，耗水量少； 7、无需电热管加热，无结垢现象，无需清理； 8、无热量损失，出水室温不需冷却，可直接用于实验； 9、操作简单，维护方便，运行费用低； 10、具有两级RO预脱盐系统（高含盐量水质选配）； 11、具备水质、水量升级功能； 12、具有水质在线功能。

LDP落地式系列 仪器显示功能说明	
显示状态	工作状态
冲洗	1、开机电源指示灯亮，并自动冲洗30秒; 2、累计制水6小时，中间无冲洗，则自动冲洗30秒;

“ F ”	<div>3、从缺水程序退出后，自动冲洗30秒;</div> <div>4、小数码管低两位显示剩余反冲洗时间，时钟符号一秒钟闪烁一次;</div> <div>( 高压泵工作，进水阀打开，冲洗阀打开 )</div>
<div>制水</div> <div>“ 8 ”</div>	<div>1、小数码管低两位显示当前TDS的数值，TDS上限为100PPM，超过100PPM则100和OVR符号交替闪烁；</div> <div>2、测量到的TDS值大于50，并且在蜂鸣模式,蜂鸣器就滴滴叫；</div> <div>3、TDS测量是个容易受到干扰的过程，因此请把探头装入管路里测量，否则影响精度；</div> <div>4、管路里面有气泡，也会影响TDS的精度，重新安装时请注意排气。</div> <div>( 高压泵工作，进水阀打开，冲洗阀关闭 )</div>
<div>缺水</div> <div>“ 0 ”</div>	<div>1、当低压开关测到原水压力低于设定值时，纯水机进入缺水程序,蜂鸣器鸣叫。</div> <div>2、不测量TDS值，也不显示。</div> <div>( 高压泵停止，进水阀关闭，冲洗阀关闭 )</div>
<div>检修</div> <div>“ 6 ”</div>	<div>仪器设定12小时工作制，以防工作结束后忘记关机，超过12小时仪器检修符号出现，工作停止，保护仪器。若需要连续工作，则重新开机即可。</div> <div>( 高压泵停止，进水阀关闭，冲洗阀关闭 )</div>