

HYL-102粉体松装密度

产品名称	HYL-102粉体松装密度
公司名称	江苏波场智能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市清源路152号
联系电话	13565654244

产品详情

一、HYL-102型霍尔流速计介绍 HYL-102型霍尔流速计是依据国家标准GB1482-84的规定设计生产。本装置适用于用标准漏斗法测定金属粉末的流动性。凡能自由流过孔径为2.5mm标准漏斗的粉末，均可采用本装置。二、HYL-102型霍尔流速计原理

金属粉末的流动性，以50g金属粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示。

三、HYL-102型霍尔流速计仪器结构 (1)漏斗(小孔直径2.5mm、5mm) 漏斗为不锈钢(304材质)或黄铜材料，其内表面经过精心特殊打磨，如同镜面般光亮，且具有足够的壁厚和硬度，以防变形和过度磨损。(2)支架、底座和接收器 支架用以固定漏斗。底座用于安装支架和接收器，请调整水平、稳固且无振动。调整支架高度并用附带的扳手固定住，将漏斗安装到支架上。接收器(不锈钢盘304材质)置于底座上，用来收集粉末。(3)天平(用户自备) 最大称重1Kg，精度为0.02g。(4)秒表 测量时间能够精确到0.01s。(5)量筒 本装置配备一只容积为25ml的不锈钢(304材质)量筒。用户可参照国标GB1479-84的规定完成金属粉末松装密度的测定(漏斗法)。

粉体松装密度:www.ddhaoyu.com/hylology-SonList-982049/

www.chem17.com/st23306/erlist_982049.html