

厂家批发价格胶囊填充机的工作原理

产品名称	厂家批发价格胶囊填充机的工作原理
公司名称	山东道尔格医疗器械制造有限公司
价格	4.00/台
规格参数	品牌:道尔格 型号:10
公司地址	济宁高新区开源路北11号
联系电话	0537-2360172 18553715603

产品详情

厂家批发价格胶囊填充机的工作原理

[胶囊填充机原理](#) [胶囊填充机模具](#) [胶囊填充机视频](#) [胶囊填充机结构图](#)

技术参数：（NJP型）

机器型号：NJP-400

充填剂型：粉剂、微丸、片剂 适用胶囊型号：00#-5#胶囊/安全型胶囊A-E

最高产量（粒/小时）24000 电源功率 220V 50Hz 2KW

噪声指标 <80dBA 外形尺寸（毫米）930 × 780 × 1900

整机重量（千克）：800

胶囊填充机功能简介

胶囊填充机填充速度快，尺寸差异小，本机将装粉胶囊壳整理、胶囊帽盖整理、胶囊套装合为一体，紧凑方便。填充量胶囊与胶囊之间基本均匀，每粒胶囊内各部的药粉密度一致，确保胶囊有效成份的发挥。同时具备产量高、效率高、操作简单、维护保养方便、耗电低等诸多优点，具有填充均匀饱满等特点。是药厂、保健品厂、医院制剂、门诊部、研究所首选的胶囊填充设备。

联系人：陈经理 QQ :2039582580

联系方式：18553715603 （微信已同步）

公司地址：山东省济宁市高新区开源路11号

胶囊填充机使用说明

- 1、按下“电源开关”中的绿色按钮，电源接通。
- 2、缓慢调节“振动强弱调节旋钮”，顺时针方向旋转，此时与“振动支架”联为一体的整理盘开始振动，用手触摸整理盘，凭感觉调整到一定振荡强度。
- 3、将装粉胶囊壳放入“装粉胶囊壳整理盘”内，每次约放300粒左右。将胶囊帽盖放入“胶囊帽盖整理盘”内，每次约300粒左右。整理盘用有机玻璃板制作,上面钻有许多上大下小漏斗型的圆孔，圆孔直径与胶囊号码直径相对应。
- 4、约30秒钟，装粉胶囊壳和胶囊帽盖即掉入圆孔中，开口朝上。
- 5、水平手持装粉胶囊壳接板(图中未画出，已随机准备好，接板中有圆孔)，在整理盘下部往里轻轻一推，整理盘中的装粉胶囊壳就会往下掉入接板圆孔中，随后取出接板。同样的方法，用胶囊帽盖接板取出胶囊帽盖。
- 6、可预先准备一个底面积为 $500 \times 500\text{mm}^2$ ，四边高约10mm的药粉方盘，内装药粉，将装粉胶囊壳接板平放在药粉方盘中。
- 7、用随机配的胶囊帽盖套装板，放在胶囊帽盖接板上，有对位孔，很容易放置。翻转胶囊帽盖接板，使胶囊开口朝下，套在已装好药粉的装粉胶囊壳接板上，也有对位孔，很容易套合。
- 8、将已套合的胶囊板放入“胶囊戴帽成型板”下面的空腔中，用手向下扳动“压杆”并到位，无须当心用力过大，因为有定位机构控制下压高度。取出套合胶囊板，倒出胶囊即可。