

小型胶囊充填机粒胶囊灌装机，灌装机

产品名称	小型胶囊充填机粒胶囊灌装机，灌装机
公司名称	山东道尔格医疗器械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:道儿格 型号:DEG4256
公司地址	济宁高新区开源路北11号
联系电话	0537-2360172 18553715603

产品详情

小型胶囊充填机粒胶囊灌装机，灌装机

胶囊灌装机 半自动灌装机 胶囊灌装机厂家价格 胶囊填充器

胶囊灌装机，最适合保健品厂、小型药厂、医药研究单位、医院制剂室、专科诊所、药店、保健品店等单位用于灌装胶囊。

小型胶囊填充机用途：

用于00#-4#胶囊帽、体的套合和药粉的灌装填充。

技术参数：

型号：DEG-187小型胶囊填充机

产量：1万粒/小时

电源：380V或220V 50HZ

功率：370W

合格率：99.8%

装量精度： $W \pm 5\%$

模板精度：R0.05mm

锁合限压：800kg

外形尺寸：900mm × 500mm × 950mm

重量：130kg

联系人：陈经理 联系方式：18553715603

QQ：2039582580

邮箱：18553715603@163.com

公司地址：山东省济宁市高新区开源路11号

小型充填机注意事项：

- 1、本设备系震动机械，应常检查各部位螺钉的紧固情况，若有松动，应及时拧紧，以防故障和损坏。
- 2、有机玻璃部件(工作台板、药板)应避免阳光直射和接近高温，不得搁置重物，药板必须竖直放置或平放，以免变形和损坏。
- 3、电器外壳和机身必须接地，以确保安全，工作完毕切断电源。。
- 4、每天工作完毕，应清理机上和模具孔内残留药物，保持整机干净、卫生，避免用水冲洗主机。机上模具如需清洗，可松固定螺丝，即可拿下，安装方便。

小型充填机常见故障：

- 1、振动不理想，调节电压。
- 2、簧片螺钉松动，拧紧螺钉。
- 3、胶囊壳排好在工作台板中，口高出或偏低，调节错位板高低及导轨。
- 4、胶囊壳倒头太多(超过3%)，震动物调节不当，因调节适当电压或胶囊壳尺寸不合规格，选用合格胶囊壳。
- 5、胶囊壳卡在台板上不能下落，更换胶囊壳或调节错位板和台板孔位置。

6、模具不能在轨道中复位，导轨后端压簧卡住或胶囊变型卡住。重新安装弹簧或顶杆，另将推棒将卡住胶囊推下。

7、模具中导向板磨损，影响胶囊套合率低，更换新模具或两边定位松动，紧固定位钉，胶囊变型或潮湿，更换好胶囊壳。