

# HB-101-2A鼓风电热干燥箱

产品名称	HB-101-2A鼓风电热干燥箱
公司名称	江苏波场智能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市清源路152号
联系电话	13565654244

## 产品详情

电热鼓风干燥箱使用和注意事项：1. 接上电源后，即可开启2组加热开关，再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮，同时可开启鼓风机开关，使鼓风机工作。2. 当温度升到所需的温度时，指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中，借助箱内控温器自动控温，不用人工管理。

3. 恒温时可关闭一组加热开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温的灵敏度。

4. 该箱应放在室内水平处。

5. 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱专用，并将外壳接地。

6. 通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象。

7. 待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门同时旋开顶部的排气阀，此时即可接上电源开始工作。8. 不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，可与本厂联系。

9. 此箱为非防爆干燥箱，故带有易燃挥发物品，切勿放入干燥箱内，以免发生爆炸。10. 每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤，放置试品时切勿过密与超载，以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品

鼓风电热干燥箱:[www.xinxinyq.com/xinxinyq-sonlist-721065/](http://www.xinxinyq.com/xinxinyq-sonlist-721065/)

[www.chem17.com/st244943/erlist\\_721065.html](http://www.chem17.com/st244943/erlist_721065.html)